



# Catálogo

Material científico para microbiología

interscience

## ¡Nuestra calidad para su laboratorio!

Desde 1979, **interscience** diseña, fabrica y asegura un soporte constante para la preparación y el análisis de muestras sólidas en los laboratorios de microbiología.

**Hechos en Francia**, los productos de **interscience** son reconocidos públicamente por los usuarios y reputados por su alta eficacia. Nuestras inversiones fuertes en I & D nos permiten ofrecer los productos más confiables del mercado. Hoy en día, **interscience** es reconocido en el mundo entero: **nuestros productos se usan en más de 80 países**.

El homogeneizador **BagMixer**<sup>®</sup>, que asegura análisis microbiológicos rápidos y seguros se ha convertido en un best-seller mundial en los laboratorios.

¡Descubra la nueva gama **FlexiPump**<sup>®</sup> para la preparación de los medios de cultivo y el nuevo **easySpiral Dilute**<sup>®</sup>, el sembrador automático para placas de Petri de última generación y los contadores automáticos de colonias **Scan**<sup>®</sup>: un nivel inigualable de eficacia!

Damos soporte a nuestros productos gracias a un servicio al cliente a nivel mundial. Estamos a su servicio para brindarle la mejor información, asesoramiento técnico y soporte. Nos comprometemos en ofrecer los productos que le garanticen la experiencia más agradable.



Emmanuel Jalenques  
Director Ejecutivo



Jules Jalenques  
Director Ejecutivo

## interscience

### HISTORIA

**1979**

François Jalenques, físico, crea **interscience** (París, Francia).



François Jalenques

**1979**

Lanzamiento del primero **Spiral**<sup>®</sup> **DS**, siembra bacteriana acelerada en Europa con Dr. Ed. Campbell.

**2002**

Creación de una oficina comercial en Boston, Estados Unidos.

**2006**

Lanzamiento de los **Scan**<sup>®</sup>, contadores automáticos.

**2007**

Patente **BagMixer**<sup>®</sup>: Palas extraíbles **Click and Clean**<sup>®</sup>.

**2008**

Creación de una oficina comercial en Shanghai, China.



interscience  
Centro de I&D y fábrica

**2009**

**Best seller: más de 10 000 BagMixer**<sup>®</sup> vendidos en el mundo.

**2010**

Lanzamiento de **Plate & Count System**<sup>®</sup> y del **easySpiral**<sup>®</sup>, 3<sup>ra</sup> generación de sembradores **Spiral**<sup>®</sup>.

**2011**

Extensión del **Centro I&D** y de la planta de fabricación (Mourjou, Francia).

**2012**

Lanzamiento de la gama **FlexiPump**<sup>®</sup>.  
Lanzamiento de **easySpiral Dilute**<sup>®</sup>.

# Tabla de contenidos

## Preparación de la muestra

### BagSystem®

¿Cómo preparar la muestra? ..... 6

¿Por qué utilizar una bolsa con filtro? ..... 7

### Bolsas estériles

BagFilter® ..... 8

BagPage® ..... 9

BagLight® ..... 10

RollBag® ..... 11

### Diluidores gravimétricos

BabyGravimat® ..... 12

Gravimat® ..... 13

### Homogeneizadores

Gama de homogeneizadores ..... 14

Una tecnología exclusiva ..... 15

MiniMix® 100 mL ..... 16

BagMixer® 400 mL ..... 17

JumboMix® 3500 mL ..... 18

Pack BagMixer® ..... 19

### Accesorios BagTools®

BagPipet®, BagTips®, BagRack®,

BagClip® ..... 20

BagOpen®, BagSeal®, PetriPile® ..... 21

### Bombas peristálticas **NUEVO**

Ahora la dispensación es sencilla ..... 22

FlexiPump® ..... **NUEVO** 23

FlexiPump® Pro ..... **NUEVO** 23

## Enumeración bacteriana

### Sembradores automáticos

easySpiral® ..... 24

easySpiral® Pro ..... 24

¿Por qué elegir el método Spiral®? ..... 25

¡Una revolución en las diluciones seriadas! .. 26

easySpiral Dilute® ..... **NUEVO** 27

¿Cómo funciona? ..... 28

35 años de experiencia ..... 29

### Contadores de colonias

Scan® 100 ..... 30

Scan® 300 ..... 31

Scan® 500 ..... 32

Scan® 1200 ..... 33

Software Scan® ..... 34

Plate & Count System® ..... 35

## Higiene & seguridad

### Productos de desinfección

Clinet® ..... 36

### Desodorantes para autoclave

Anabac® ..... 37

Especificaciones  
de los productos ..... 38

Servicio al cliente ..... 43

Contacto ..... 44



# LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS: desde la preparación de la muestra...



## 2 Diluir la muestra

- Pesar la muestra con el diluidor gravimétrico **Gravimat®**.

🕒 3 seg./precisión: 98%

- **Gravimat®** añade automáticamente la cantidad de diuyente deseada.

🕒 10 seg./precisión: 98%

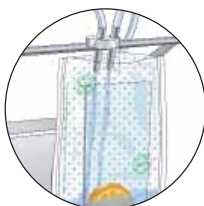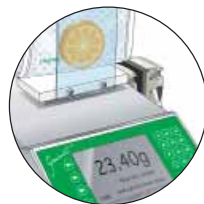

## 1 Extraer la muestra

- Introducir la muestra en una bolsa estéril con filtro **BagPage®**. El soporte **BagOpen®** mantiene la bolsa abierta.



## 3 Homogeneizar la muestra


- La muestra está homogeneizada con un homogeneizador con palas **BagMixer®**. No hay contacto entre la muestra y el homogeneizador.
- Las bacterias están extraídas de la muestra en menos de 60 segundos, la extracción bacteriana es óptima.

🕒 1 min.




## 4 Almacenar las muestras

- Las muestras homogeneizadas se cierran gracias a los **BagClip®** y se almacenan en los **BagRack®**.

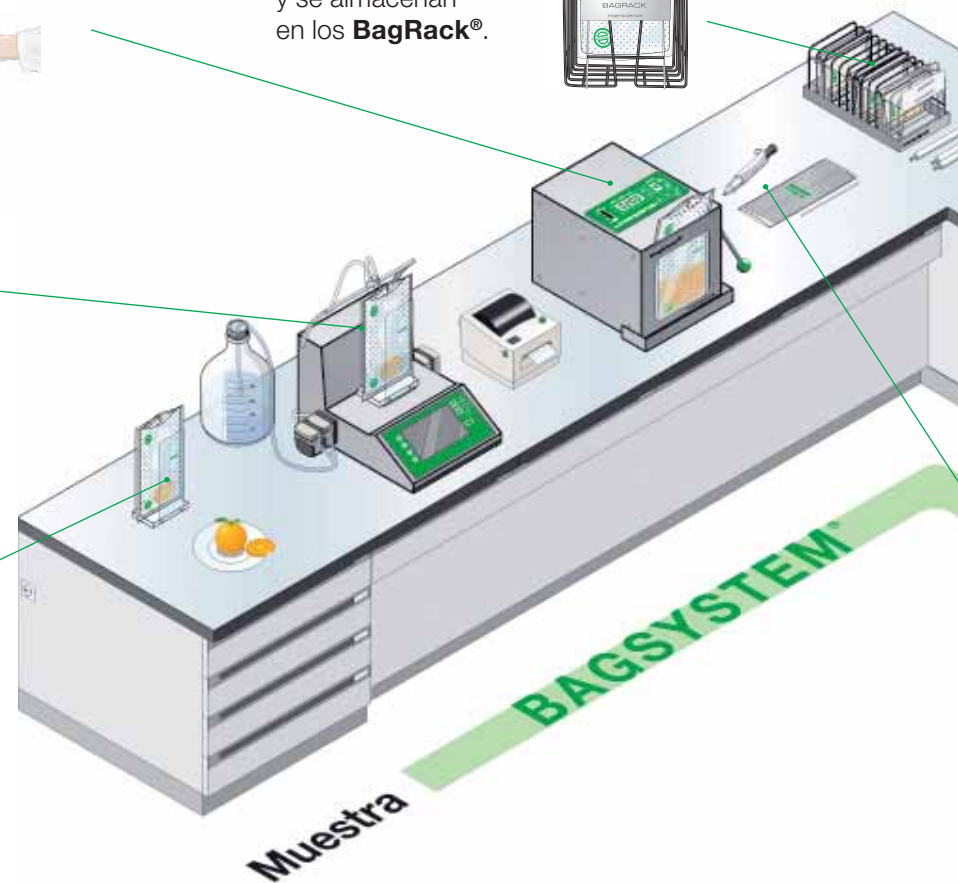

... hasta su análisis microbiológico.

interscience

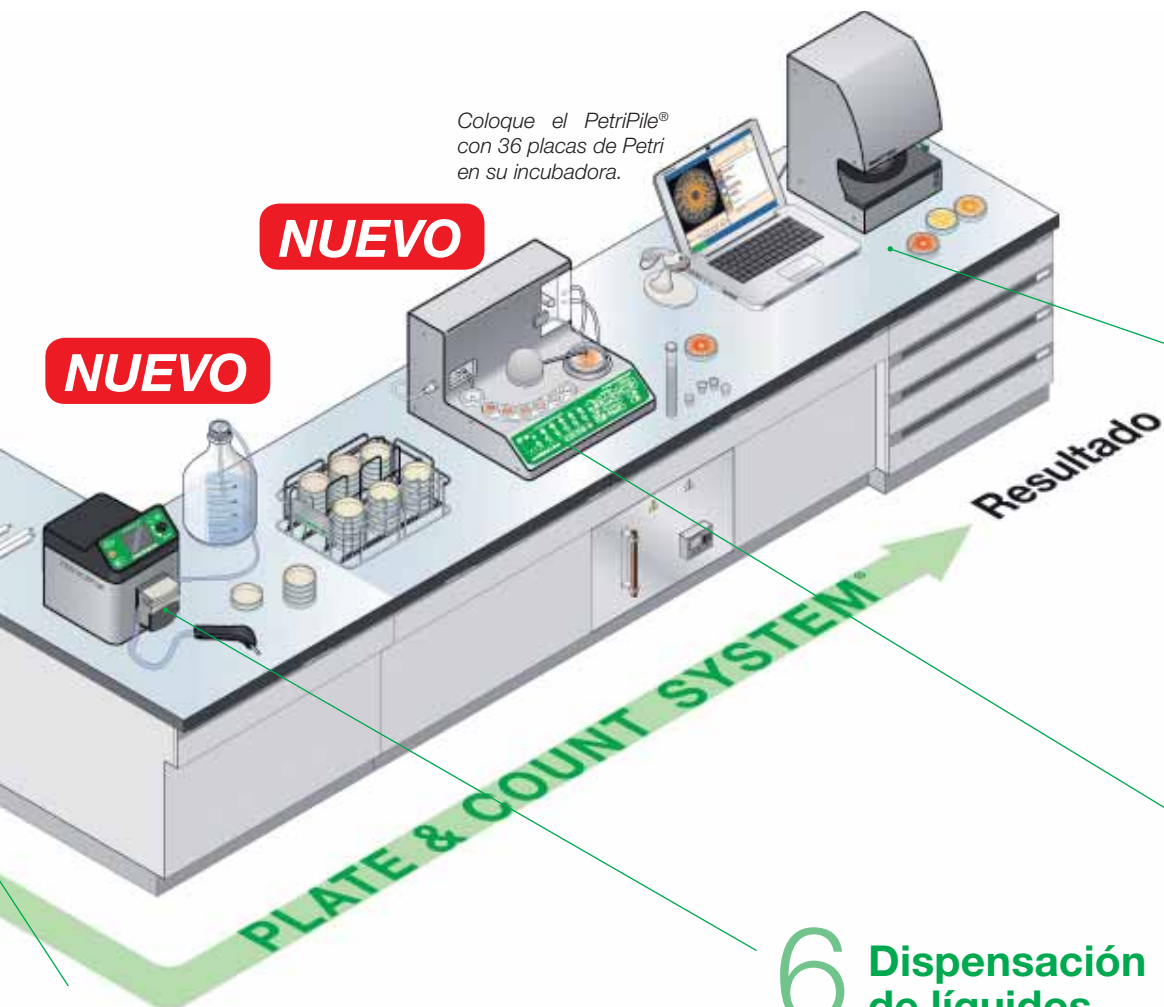

Coloque el PetriPile® con 36 placas de Petri en su incubadora.

NUEVO

NUEVO

## 5 Pipetear la muestra filtrada

- La filtración instantánea y estéril de la muestra se hizo durante la homogeneización. Pipetear con **BagPipet®**.



## 6 Dispensación de líquidos

- Con **FlexiPump®** la dispensación seriada es eficaz y rápida.

## 8 Recuento automático

- Con los contadores automáticos de colonias **Scan®**, consiga los resultados bacterianos en 1 segundo. Las imágenes y los resultados se conservan automáticamente en su ordenador para asegurar la trazabilidad.

🕒 5 seg./precisión: 98%



Imágenes de UFC, observaciones y resultados disponibles en:



Archivo Excel™



Impresión informe PDF



Archivo recontable Scan®

## 7 Siembra automática

- Coloque su muestra filtrada en un vasito estéril.
- El **easySpiral Dilute®** siembra de manera automática su muestra en solamente 1 placa de Petri, así le evita las diluciones manuales sucesivas. Sensibilidad desde 30 hasta  $10^{12}$  CFU/mL sobre 1 placa de Petri.

🕒 133 seg. (para 1 desinfección, 5 diluciones y 1 siembra)/precisión: 98%



# BagSystem® ¿Cómo preparar la muestra?

BagSystem® es una gama completa de productos para la preparación rápida y segura de la muestra sólida antes de su análisis microbiológico.

- ▶ Ningún riesgo de contaminación cruzada
- ▶ Resultados precisos y excelente reproducibilidad
- ▶ Aumenta considerablemente las capacidades de análisis

## 1 Extraer



Colocar la muestra sólida en una bolsa estéril **BagPage®** o **BagFilter®**.

## 2 Diluir



**Gravimat®** añade automáticamente la cantidad de diluyente deseada.

## 3 Homogeneizar



La muestra está homogeneizada con un homogeneizador **BagMixer®**. La filtración instantánea y estéril de la muestra se hizo durante la homogeneización.

## 4 Pipetear



Pipetear el filtrado con **BagPipet®**. La filtración es instantánea y estéril. La muestra filtrada está lista para la siembra y el análisis.

## 5 Preparar




Preparar su medio de cultivo (en tubos de ensayos y placas de Petri) para una siembra óptima de su muestra con **FlexiPump®**.

# BagSystem® ¿Por qué utilizar una bolsa con filtro?

1 Colocar la muestra sólida 2 Añadir el diluyente y homogeneizar 3 Pipetear la muestra filtrada, sembrar & incubar la muestra 4 Contar las colonias

Desde la preparación de la muestra...

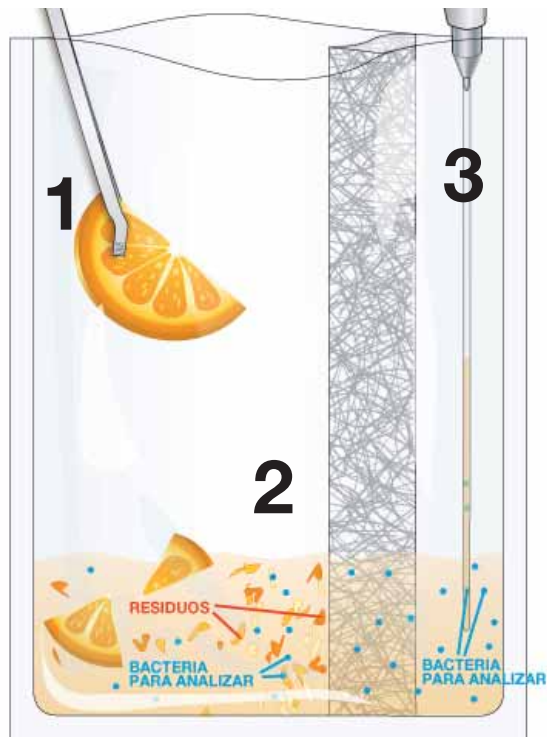


La homogeneización y la filtración se realizan en la misma bolsa para un pipetaje garantizado sin partículas.

## ► Mejor preparación de la muestra

- No tiene que esperar la sedimentación
- La pipeta no está tapada

... hasta su análisis microbiológico

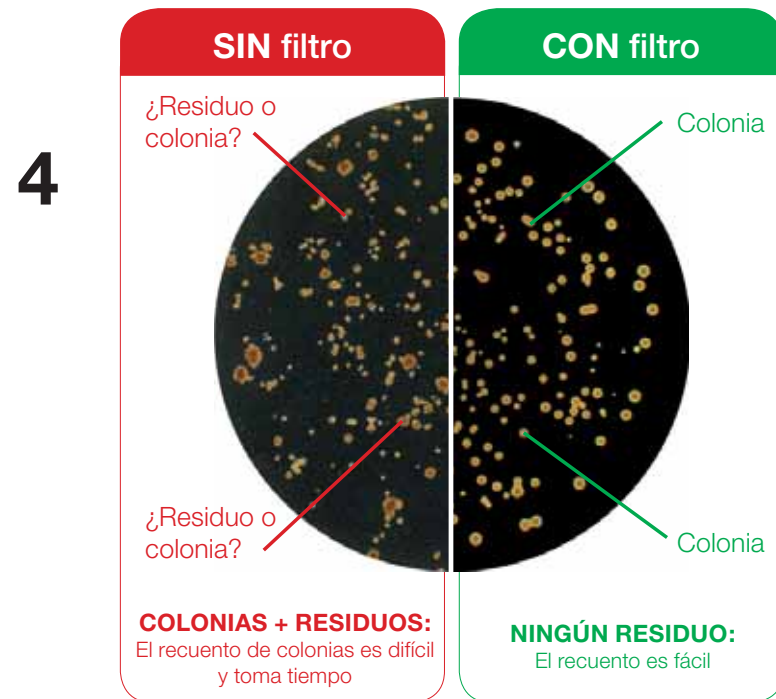

\* Análisis de Lactobacilos con una siembra en un agar MRS e incubación a 30°C durante 48 h.

Durante la homogeneización, el filtro descarta los residuos. La concentración bacteriana sigue siendo idéntica después de la filtración.

## ► Mejor recuento de las colonias

- Precisión incrementada
- Recuento rápido de colonias

# BagFilter® Bolsa con filtro lateral

Bolsa estéril con filtro lateral para la homogeneización y la filtración de la muestra.



Filtro lateral: perfecto para muestras fibrosas



Porosidad del filtro: < 250 micras

## BagFilter® P

- Perfecto para pipetear
- Multilayer®: complejo fortalecido
- Filtro lateral no tejido
- Porosidad del filtro: < 250 micras
- Disponible en 400 mL y 3500 mL



Porosidad del filtro: < 250 micras

## BagFilter® S

- Perfecto para verter, una soldadura sujeta las partículas
- Multilayer®: complejo fortalecido
- Filtro lateral no tejido
- Porosidad del filtro: < 250 micras
- Disponible en 400 mL



Porosidad del filtro: < 50 micras

## BagFilter Pull-Up® Patentado

- Perfecto para pipetear pequeños volúmenes:  $\leq 1000 \mu\text{L}$
- Multilayer®: complejo fortalecido
- Filtro lateral no tejido
- Porosidad del filtro: < 50 micras
- Disponible en 400 mL

### Especificaciones técnicas

BagFilter®	400 P	400 S	Pull-Up® 400	3500 P
Volumen nominal	400 mL	400 mL	400 mL	3500 mL
Volumen útil	50 - 300 mL	50 - 300 mL	50 - 300 mL	200 - 3500 mL
Dim. de la bolsa	190 x 300 mm	190 x 300 mm	190 x 300 mm	380 x 510 mm
Estéril por	10 o 25	10 o 25	25	10
Caja de	500	500	500	100
Referencia	111 410 o 111 425	112 410 o 112 425	111 625	113 510

### Ventajas

- ▶ La misma bolsa para homogeneizar, filtrar y pipetear
- ▶ Filtrado sin partículas: lectura fácil de las colonias
- ▶ Compatible con cualquier homogeneizador
- ▶ Bolsas estériles, aprobadas para el contacto con alimentos



# BagPage® Bolsa con filtro de superficie total

**PATENTADO**

Bolsa estéril con filtro de superficie total para la homogeneización y la filtración de la muestra.



Filtro de superficie total: perfecto para muestras pastosas



## BagPage®+

- Multilayer®: complejo fortalecido
- Filtro microperforado calibrado de superficie total
- Porosidad del filtro: 280 micras
- Disponible también: BagPage® U (con fondo redondo)
- Disponible en 80/100/400 y 3500 mL

## BagPage® F

- Para citometría de flujo, PCR
- Multilayer®: complejo fortalecido
- Filtro microperforado calibrado de superficie total
- Baja porosidad del filtro: 63 micras
- Disponible en 400 mL

## BagPage® R

- Multilayer®: complejo fortalecido
- Filtro de material no tejido
- Porosidad del filtro < 250 micras
- Disponible en 400 mL

## BagPage® XR

- Nuevo material: un 50% más grueso
- Filtro microperforado calibrado de superficie total
- Porosidad del filtro 280 micras
- Para muestras duras
- Disponible en 400 mL

### Especificaciones técnicas

BagPage®	80	100	+ 400	400 U	400 F	400 R	400 XR	3500
Volumen nominal	80 mL	100 mL	400 mL	400 mL	400 mL	400 mL	400 mL	3500 mL
Volumen útil	5 - 40 mL	5 - 50 mL	50 - 300 mL	50 - 300 mL	50 - 300 mL	50 - 300 mL	50 - 300 mL	200 - 3500 mL
Dim. de la bolsa	95 x 160 mm	95 x 180 mm	190 x 300 mm	190 x 300 mm	190 x 300 mm	190 x 300 mm	190 x 300 mm	380 x 510 mm
Estéril por	25	25	10 o 25	25	25	25	25	10
Caja de	500	500	500	500	500	500	400	100
Referencia	120 825	121 025	122 010 o 122 025	122 225	122 325	161 025	122 425	123 010

### Ventajas

- ▶ Apertura grande para introducir fácilmente la muestra
- ▶ Fácil para pipetear: indicación sobre la bolsa
- ▶ Filtración instantánea durante la homogeneización
- ▶ Filtrado sin partículas: lectura fácil de las colonias
- ▶ Bolsas estériles, aprobadas para el contacto con alimentos

# BagLight® Bolsa sin filtro

Bolsa estéril de homogeneización.



## BagLight® PolySilk®

- PolySilk®: complejo de poliolefina
- Flexible y transparente
- Disponible en 100/400/3500 mL

## BagLight® PolySilk® HD

- Fácil para escribir
- PolySilk® Alta Densidad
- Rígido, mate y un poco opaque
- Disponible en 400 mL

## BagLight® Multilayer®

- Multilayer®: complejo fortalecido
- Soldaduras fortalecidas
- Disponible en 400 mL

## BagLight® Multilayer® U

- Especial homogeneizadores con un sistema de circulación
- Multilayer®: complejo fortalecido
- Soldaduras fortalecidas
- Disponible en 400 mL

### Especificaciones técnicas

BagLight®	PolySilk® 100	PolySilk® 400	PolySilk® HD	Multilayer®	Multilayer® U	PolySilk® 3500
Volumen nominal	100 mL	400 mL	400 mL	400 mL	400 mL	3500 mL
Volumen útil	5 - 50 mL	50 - 300 mL	50 - 300 mL	50 - 300 mL	50 - 300 mL	200 - 3500 mL
Dim. de la bolsa	110 x 185 mm	175 x 300 mm	175 x 300 mm	190 x 300 mm	190 x 300 mm	380 x 510 mm
Estéril por	25	25	25	25	25	25
Caja de	500	1000	1000	500	500	500
Referencia	131 025	132 025	132 325	132 225	132 125	133 025

### Ventajas

- ▶ Excelente relación calidad/precio
- ▶ Resistente a la congelación y las altas temperaturas (desde -40° C hasta +80° C/-40° F hasta 176° F)
- ▶ Compatible con cualquier homogeneizador
- ▶ Estéril, aprobada para el contacto con alimentos

# RollBag® Bolsa estéril para muestreo

Bolsa estéril para recolección y homogeneización de muestras.



Traslado sencillo de la muestra

Toma y homogeneización en la misma bolsa

Fácil para pipetear

## RollBag®

Bolsa para la toma y la homogeneización de muestras

- Con cierre metálico
- PolySilk®: complejo de poliolefina
- Flexible y transparente
- Disponible en 450 mL y 1300 mL

### Especificaciones técnicas

RollBag®	450	1300
Volumen nominal	450 mL	1300 mL
Volumen útil	5 - 50 mL	50 - 300 mL
Dim. de la bolsa	110 x 230 mm	175 x 290 mm
Caja de	1000	500
Referencia	145 010	145 040

### Ventajas

- ▶ Apertura precortada de la bolsa
- ▶ Zona para escribir
- ▶ Cierre hermético
- ▶ Sello para asegurar su esterilidad
- ▶ Resiste hasta 100°C
- ▶ Aprobada para el contacto con alimentos

## OEM Hecho a la medida

Pregúntenos por bolsas diseñadas y hechas para su aplicación.



Escoja:

- El tipo de filtro calibrado
- La forma/el tamaño/el material
- Las soldaduras/las aperturas/ los compartimentos
- Ningún marcado o con su propio marcado

Todas nuestras bolsas son aprobadas para el contacto con alimentos, son radioesterilizadas y compatibles con CUALQUIER TIPO DE HOMOGENEIZADOR.

Garantía de esterilización con una etiqueta roja colocada en cada caja.



Un certificado de esterilización acompaña cada entrega.

# BabyGravimat® Diluidor gravimétrico

ISO  
7218

BabyGravimat® es un diluidor gravimétrico de uso sencillo que permite diluir la muestra y distribuir diluyente en solamente dos toques. Se puede utilizar BabyGravimat® con cualquier bolsa o contenedor y permite también el uso de dos diluyentes simultáneamente.

## Puntos clave

- En acero inoxidable: fácil de limpiar
- Velocidad de dilución:  
< 20 seg. para 250 mL
- Factor de dilución: desde 1/2 hasta el 1/99
- Precisión:  
< 0,1 g para balanza  
> el 99% para distribución de líquido  
(para una muestra > 1 g)
- Peso máximo: 1000 g
- Distribución de líquido: precisión de 0,1 g
- Conexión RS232 para Excel™, impresora o LIMS  
(Parámetros: fecha, hora, código de usuario, selección de bomba, identificación de la muestra, peso de la muestra, peso total, factor de dilución, precisión de la dilución...)



 [Demo video  
www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

Trazabilidad:



## Aplicaciones

- Análisis microbiológicos
- Dilución gravimétrica/  
Distribución de líquido

## Ventajas

- ▶ Sólo presionar 2 teclas para hacer una dilución
- ▶ Distribución de líquido y balanza en una sola máquina
- ▶ Compatible con cualquier recipiente

Entregado con: 1 brazo fijo, 1 o 2 bombas, 2 juegos de tubos autoclavables por bomba, cable de alimentación, BagOpen® 400, manual de usuario, manual de usuario para la instalación de los tubos, muestras gratis de bolsas: 10 BagPage® +, 10 BagFilter® P.

## Especificaciones técnicas

BabyGravimat®	Una bomba	Dos bombas
Peso máximo	1000 g	1000 g
Alimentación	110/220V~ 50-60Hz	110/220V~ 50-60Hz
Dim. (a x p x a)	32 x 36 x 16 cm	38 x 36 x 16 cm
Peso	8 kg	9 kg
Referencia	500 230	502 230

## Opciones



Impresora  
(conector RS 232)  
ref. 521 000



Brazo de distribución  
ajustable  
ref. 513 014




Soporte para bolsas  
ref. 513 013



Trocar  
para bolsas  
ref. 513 020

# Gravimat® Diluidor gravimétrico

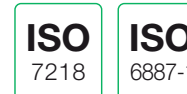

Gravimat® diluye automáticamente una muestra sólida con la masa apropiada de diluyente. Todos los protocolos de dilución y de distribución se pueden elegir directamente en la pantalla. Las diluciones son repetibles y reproducibles para garantizar la trazabilidad.

## Puntos clave

- En acero inoxidable: fácil de limpiar
- Velocidad de dilución:
  - < 20 seg. para 250 mL
  - < 10 seg. para 250 mL con Booster kit
- Factor de dilución: desde 1/2 hasta el 1/999
- Precisión:
  - < 0,05 g para balanza
  - > el 99 % para distribución de líquido (para una muestra > 1 g)
- Peso máximo: 2500 g (célula de carga de 600 g o 5000 g cuando se solicite)
- Funciones:
  - Balanza: precisión de 0,05 g
  - Distribución de líquido: precisión de 0,1 g
- Conexión RS232 para Excel™, impresora o LIMS (Parámetros: Fecha, hora, código de usuario, selección de la bomba, identificación de la muestra, factor de dilución...)
- Tara muy rápida: < 1 seg.
- Pantalla multi idiomas: inglés, francés, alemán, español, italiano, japonés, chino



Demo video  
[www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

Trazabilidad:



## Aplicaciones

- Análisis microbiológicos
- Dilución gravimétrica/distribución de líquido
- Balanza de precisión
- Análisis de muestras que requieren una trazabilidad

## Ventajas

- ▶ Excelente reproducibilidad y repetibilidad
- ▶ Trazabilidad de resultados: conexión RS232 para impresora o LIMS
- ▶ Distribución de líquido y balanza en una sola máquina
- ▶ Pantalla multi idiomas e incluso en español

Entregado con: 1 o 2 bombas, botella de 5 L autoclavable, 2 juegos de tubos autoclavables por bomba, cable de alimentación, BagOpen® 400, 1 plataforma de peso, manual de usuario, manual de usuario para la instalación de los tubos, muestras gratis de bolsas: 10 BagPage® +, 10 BagFilter® P, 10 BagFilter® S y 25 BagLight®.

## Especificaciones técnicas

Gravimat®	Una bomba	Dos bombas
Peso máximo	2500 g	2500 g
Alimentación	100-240V~ 50-60Hz	100-240V~ 50-60Hz
Dim. (a x p x a)	32 x 45 x 42,5 cm	38 x 45 x 42,5 cm
Peso	12,2 kg	12,4 kg
Referencia	510 230	512 230

## Opciones



Kit Booster  
ref. 511 000



Impresora  
(conector RS 232)  
ref. 521 000



Lector de códigos  
de barras  
ref. 522 000



Soporte  
para bolsas  
ref. 513 013



Brazo  
de distribución  
ref. 513 002

# BagMixer® Gama de homogeneizadores

Los homogeneizadores BagMixer® permiten una extracción sencilla y segura de las bacterias de muestras sólidas. La muestra homogeneizada es representativa de la contaminación global de la muestra y está lista para ser analizada entre 30 y 60 segundos.



**MiniMix® 100**  
5-80 mL  
Muestras hasta 10 g

**BagMixer® 400**  
50-400 mL  
Muestras hasta 40 g

**JumboMix® 3500**  
200-3500 mL  
Muestras hasta 400 g


MÁS DE  
**10,000**  
BagMixer®  
SE USAN  
CADA DÍA

- ▶ El homogeneizador más vendido en el mundo
- ▶ 13 modelos para la mayoría de las aplicaciones (desde 5 mL hasta 3500 mL)
- ▶ 30 años de experiencia
- ▶ Servicio al cliente garantizado de por vida

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS

PUERTA DE CRISTAL  
GARANTÍA  
DE POR VIDA

AMORTIGUADORES  
GARANTÍA  
DE POR VIDA

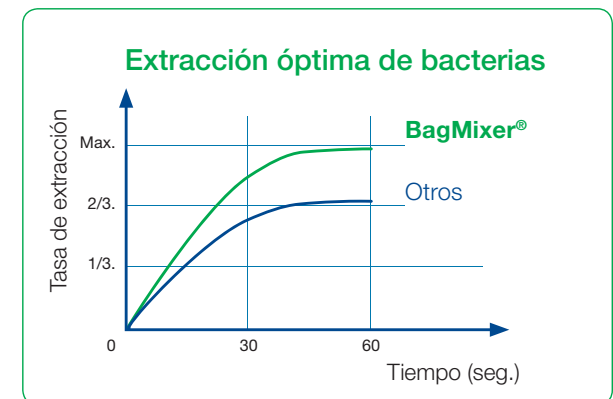

# BagMixer® Una tecnología exclusiva de interscience

## Teclado sencillo

- Velocidad ajustable
- Fuerza ajustable
- Tiempo ajustable




## PATENTADO

## Fuerza de homogeneización ajustable

Ajuste su cámara de homogeneización de acuerdo con la naturaleza y el tamaño de la muestra.

La combinación de fuerza puede elevarse y alcanzar hasta 28 kg de presión para muestras difíciles.

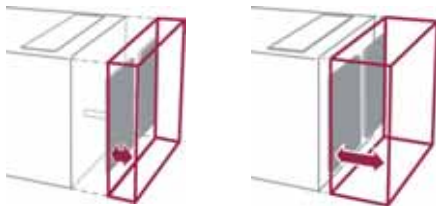


**Muestras pequeñas/duras:**  
Mover las palas hacia adelante

**Muestras grandes/blandas:**  
Mover las palas hacia atrás


## Una comodidad única

- **Q-Tight®**, evita los problemas de fuga de la parte superior de la bolsa durante la homogeneización.

Anti Fuga

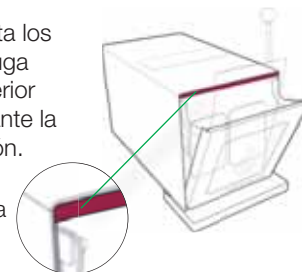


- **Inserción fácil de la bolsa** porque las palas están lado a lado.

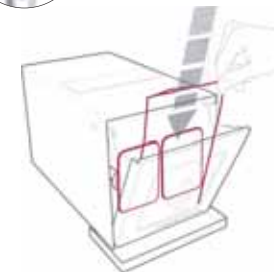

## Fácil de limpiar

- La puerta se abre completamente a 270°
- En acero inoxidable
- **Click & Clean®**:
  - quitar las palas
  - autoclavarlas
  - limpiar el BagMixer totalmente

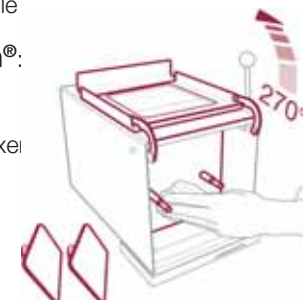

BagMixer® 400 CC®

# MiniMix® Homogeneizadores 100 mL

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS

PUERTA DE CRISTAL  
GARANTÍA  
DE POR VIDA

ISO  
7218

AMORTIGUADORES  
GARANTÍA  
DE POR VIDA

MiniMix® 100 permite la homogeneización de muestras muy pequeñas. Gracias a las palas ajustables la homogeneización es rápida y eficaz.



[Demo video  
www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

## MiniMix® 100 P CC®

- Pantalla digital multifunción
- Velocidad de homogeneización ajustable (3, 6, 9, 12 golpes/segundo)
- Tiempo ajustable (1 seg. - 1 h o ∞)
- Fuerza de homogeneización ajustable (Patentado)
- Sistema de cierre Q-Tight®
- Palas extraíbles Click & Clean® (Patentado)
- Inserción fácil de la bolsa: las palas están lado a lado

## MiniMix® 100 W CC®

- Pantalla digital multifunción
- Velocidad de homogeneización ajustable (3, 6, 9, 12 golpes/segundo)
- Tiempo ajustable (1 seg. - 1 h o ∞)
- Fuerza de homogeneización ajustable (Patentado)
- Sistema de cierre Q-Tight®
- Palas extraíbles Click & Clean® (Patentado)
- Inserción fácil de la bolsa: las palas están lado a lado
- **Puerta de cristal**
- **Recipiente de seguridad**

**¡Descubra los accesorios MiniMix® p. 20!**

Entregado con: Cable de alimentación, manual del usuario, Recipiente de seguridad\*, envases estériles gratis de bolsas con filtro (\*solamente con MiniMix® 100 W CC®)

### Especificaciones técnicas

MiniMix® 100	P CC®	W CC®
Volumen útil	5 - 80 mL	5 - 80 mL
Alimentación	110/220V~ 50-60Hz	110/220V~ 50-60Hz
Dim. (a x p x a)	21 x 37 x 20 cm	21 x 37 x 20 cm
Peso	13 kg	13 kg
Referencia	011 230	013 230

### Perfecto con las bolsas estériles



BagPage®  
80 mL



BagPage®  
100 mL



BagLight®  
100 mL

### Aplicaciones

- Homogeneización de todo tipo de muestras hasta 10 g
- Análisis farmacéuticos, clínicos
- Análisis veterinarios, clínicos (biopsia, tomas de órganos...)
- Extracción molecular (proteínas, lípidos, ADN...)
- Investigación de toxinas (HPLC, GCMS ...)

### Ventajas

- ▶ Silencioso y resistente
- ▶ Fuerza de homogeneización ajustable
- ▶ Fácil de limpiar: la puerta se abre a 270°



# BagMixer® 400 Homogeneizadores 400 mL

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS

PUERTA DE CRISTAL  
GARANTÍA  
DE POR VIDA

ISO  
7218

AMORTIGUADORES  
GARANTÍA  
DE POR VIDA

Best seller mundial en los laboratorios, BagMixer® 400 garantiza la homogeneización rápida y precisa de todo tipo de muestras.



Demo video  
[www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

## BagMixer® 400 P

- Velocidad fija: 8 golpes/seg.
- Velocidad ajustable (30 - 210 segs. o ∞)
- También disponible con la versión CoolMix®

## BagMixer® 400 W

- Velocidad fija: 8 golpes/seg.
- Velocidad ajustable (30 - 210 segs. o ∞)
- **Puerta de cristal**
- **Recipiente de seguridad**

## BagMixer® 400 VW

- Puerta de cristal
- Recipiente de seguridad
- **Pantalla digital multifunción**
- **Velocidad ajustable (4, 6, 8, 10 golpes/seg.)**
- **Tiempo ajustable (1 seg. - 1h o ∞/cuenta atrás)**
- **Fuerza de homogeneización ajustable (Patentado)**
- **Sistema de cierre Q-Tight®**
- **Las palas están lado a lado**
- **Motor silencioso**

## BagMixer® 400 CC®

- Puerta de cristal
- Recipiente de seguridad
- Pantalla digital multifunción
- Velocidad ajustable (4, 6, 8, 10 golpes/seg.)
- Tiempo ajustable (1seg. - 1h o ∞/cuenta atrás)
- Fuerza de homogeneización ajustable (Patentado)
- Sistema de cierre Q-Tight®
- Las palas están lado a lado
- Motor silencioso
- **Palas extraíbles Click & Clean® (Patentado)**

**¡Descubra los accesorios BagMixer® p. 20!**

Entregado con: Cable de alimentación, manual del usuario, Recipiente de seguridad\*, envases estériles gratis de bolsas con filtro (\*opcional con BagMixer® 400 P)

### Especificaciones técnicas

BagMixer® 400	P	W	VW	CC®
Volumen útil	50 - 400 mL	50 - 400 mL	50 - 400 mL	50 - 400 mL
Alimentación	110/220V~ 50-60Hz	110/220V~ 50-60Hz	100-240V~ 50-60Hz	100-240V~ 50-60Hz
Dim. (a x p x a)	39 x 26 x 29 cm	39 x 26 x 29 cm	42 x 26 x 26,5 cm	42 x 26 x 26,5 cm
Peso	16,5 kg	16,5 kg	16,5 kg	16 kg
Referencia	021 230	022 230	023 230	024 230

Perfecto con las bolsas estériles



BagFilter®  
400 mL



BagPage®  
400 mL



BagLight®  
400 mL

### Aplicaciones

- Homogeneización de cualquier muestra hasta 40 g
- Microbiología: alimentación, agricultura, química, medicina...

### Ventajas

- ▶ Silencioso y resistente
- ▶ Fuerza de homogeneización ajustable
- ▶ Fácil de limpiar: la puerta se abre a 270°

# JumboMix® Homogeneizadores 3500 mL

GARANTÍA  
**3**  
AÑOS

PUERTA DE CRISTAL  
GARANTÍA  
DE POR VIDA

ISO  
7218

AMORTIGUADORES  
GARANTÍA  
DE POR VIDA

El homogeneizador JumboMix® 3500 garantiza la homogeneización rápida y precisa de muestras hasta 400 g. Su robustez y sus palas ajustables permiten una gran eficiencia para numerosas aplicaciones.



Best seller



Estudio de Trichinella

Demo video  
[www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

## JumboMix® 3500 VP

- Pantalla digital multifunción
- Velocidad ajustable (1,5/3/4,5/6 golpes/seg.)
- Tiempo ajustable (1 seg. - 1 h o ∞)
- Fuerza de homogeneización ajustable (Patentado)
- Sistema de cierre Q-Tight®
- Las palas están lado a lado

## JumboMix® 3500 VW

- Pantalla digital multifunción
- Velocidad ajustable (1,5/3/4,5/6 golpes/seg.)
- Tiempo ajustable (1 seg. - 1 h o ∞)
- Fuerza de homogeneización ajustable (Patentado)
- Sistema de cierre Q-Tight®
- Las palas están lado a lado
- **Puerta de cristal**
- **Recipiente de seguridad**

## JumboMix® 3500 WarmMix®

- Pantalla digital multifunción
- Velocidad ajustable (1,5/3/4,5/6 golpes/seg.)
- Tiempo ajustable (1 seg. - 1 h o ∞)
- Fuerza de homogeneización ajustable (Patentado)
- Sistema de cierre Q-Tight®
- Las palas están lado a lado
- Puerta de cristal
- Recipiente de seguridad
- **Temperatura ajustable desde 20°C hasta 50°C**

## Aplicaciones

- Homogeneización de cualquier tipo de muestra hasta 400 g
- Pruebas de esterilidad de productos homogeneizados
- Estudio de Trichinella en la carne
- Detección de productos fibrosos para microbiología/química
- Mezcla de productos para las industrias (polvo, polímeros ...)
- Perfecto para O157:H7 E-Coli
- Evaluación de riesgos en el agua potable mediante el análisis de partículas microscópicas
- Extracción de parásitos Cryptosporidium y Giardia (mezcla de filtros de agua y fibras)

¡Descubra los accesorios JumboMix® p. 20!

Entregado con: Cable de alimentación, manual del usuario, Recipiente de seguridad\*, envases estériles gratis de bolsas con filtro (\*solamente con JumboMix® 3500 VW y JumboMix® 3500 WarmMix®)

## Especificaciones técnicas

JumboMix® 3500	VP	VW	WarmMix®
Volumen útil	200 - 3500 mL	200 - 3500 mL	200 - 3500 mL
Alimentación	110/220V~ 50-60Hz	110/220V~ 50-60Hz	110/220V~ 50-60Hz
Dim. (a x p x a)	52 x 47 x 47 cm	52 x 47 x 47 cm	63 x 50 x 47 cm
Peso	58 kg	58 kg	60 kg
Referencia	031 230	032 230	033 230

## Perfecto con las bolsas estériles



BagFilter®  
3500 mL



BagPage®  
3500 mL



BagLight®  
3500 mL

## Opción



JumboStand  
ref. 037 000

## Ventajas

- ▶ Silencioso y resistente
- ▶ Fuerza de homogeneización ajustable
- ▶ Puerta/amortiguadores garantizados de por vida
- ▶ Fácil de limpieza: la puerta se abre a 270°

# Pack BagMixer®

Los Packs BagMixer® son la manera más rápida y eficaz de equipar su laboratorio.



## Pack Starter

**1 BagMixer®**

- + Bolsas estériles para homogeneizadores:  
500 BagFilter® + 1000 BagLight®
- + Accesorios de laboratorio:  
50 BagClip® + 1 BagOpen® + 1 BagRack®



## Pack Classic

**1 BagMixer®**

- + Bolsas estériles para homogeneizadores:  
500 BagFilter® + 1000 BagLight®  
+ 500 BagPage®
- + Accesorios de laboratorio:  
1 BagOpen® + 1 BagRack® + 50 BagClip®  
1 PetriPile® + 1 BagPipet®  
1000 BagTips® Regular + 6 Clinet® 101



## Pack Premium

**1 BagMixer®  
& 1 BabyGravimat®**

- + Bolsas estériles para homogeneizadores:  
1000 BagFilter® + 2000 BagLight®  
+ 1000 BagPage®
- + Accesorios de laboratorio:  
1 BagOpen® + 2 BagRack® + 50 BagClip®  
2 PetriPile® + 1 BagPipet®  
1000 BagTips® Regular + 6 Clinet® 101

Fotografía no contractual

# BagPipet® & BagTips®

Pipeta autoclavable puntas paja

BagPipet® es una pipeta de volumen fijo con 3 valores: 0,1 mL/ 0,9 mL/1 mL. Funciona con BagTips®, puntas de uso único y estériles. Permite aspirar productos viscosos o muy heterogéneos sin riesgo de obstruir la punta de la pipeta.

*BagTips®: su largo permite alcanzar el fondo de la bolsa*

*Autoclavable y calibrado de acuerdo con las «Buenas Prácticas de Laboratorio»*



### Ventajas

- ▶ Económica
- ▶ No hay riesgos de contaminación cruzada
- ▶ Volumen ajustable ( 0,1 mL, 0,9 mL y 1 mL)
- ▶ Ligera y ergonómica
- ▶ Autoclavable

BagTips® son disponibles en 2 tamaños Regular (19 cm)/Jumbo (24 cm)

### Especificaciones técnicas

	BagPipet®	BagTips® (Regular)	BagTips® (Jumbo)
Dim.		190 mm	240 mm
Referencia	251 091	252 019	252 024

# BagRack®

Gradilla de acero inoxidable

BagRack® es una gradilla de acero inoxidable que permite almacenar las bolsas.



400 mL  
Recipiente de seguridad opcional

### Ventajas

- ▶ Adaptado a todo tipo de bolsa
- ▶ Apilable
- ▶ Base sólida y estable
- ▶ En acero inoxidable
- ▶ Autoclavable

Disponibles para bolsas de varios tamaños 80 mL, 100 mL, 400 mL, 3500 mL

### Especificaciones técnicas

BagRack®	80/100 mL	400 mL	3500 mL 4 compartimentos	3500 mL 2 compartimentos
Dim. (a x p x a)	12,5 x 27,5 x 14 cm	20,5 x 35,5 x 20 cm	43 x 35 x 37,5 cm	35,5 x 20,5 x 20 cm
Referencia	221 010	221 040	221 350	221 352

BagClip®	80/100 mL	400 mL	3500 mL
Cantidad	50	50	50
Referencia	231 010	231 040	231 350

# BagClip®

Cierre hermético para bolsas

BagClip® cierra temporalmente todo tipo de bolsa con filtro.



### Ventajas

- ▶ Práctico y fácil de uso
- ▶ Cierre hermético al agua y al aire
- ▶ No hay contacto con la muestra
- ▶ Evita soldaduras intermedias
- ▶ Lavable y reutilizable

# BagOpen®

## Soporte para apertura de bolsas

Sostiene la bolsa durante la pesada de la muestra y la suma del diluyente.



¡Estable y robusto!

### Ventajas

- ▶ Robusto
- ▶ Base gruesa y estable
- ▶ Policarbonato indestructible

Disponible para bolsas de varios tamaños  
80 mL, 100 mL, 400 mL, 3500 mL

### Especificaciones técnicas

BagOpen®	80/100 mL	400 mL	3500 mL
Volumen	80/100 mL	400 mL	3500 mL
Referencia	211 010	211 040	211 350

# BagSeal®

## Termoselladora

BagSeal® permite sellar todo tipo de bolsas (con y sin filtro) y todo tipo de plásticos.



### Ventajas

- ▶ Soldadura larga: 245 x 5 mm
- ▶ Tiempo de calefacción ajustable
- ▶ En acero inoxidable
- ▶ Señal con LED al final del sellado

### Especificaciones técnicas

	BagSeal®
Alimentación	220/110V - 50/60Hz
Dim. (a x p x a)	32 x 28 x 35 cm
Peso	11 kg
Referencia	261 000

# PetriPile®

## Soporte para placas de Petri

PetriPile® permite apilar placas de Petri, que de esta forma pueden trasladarse con seguridad a la estufa de cultivos o desde una mesa hacia otra.



### Ventajas

- ▶ Para 16 hasta 36 placas
- ▶ Apilable
- ▶ Autoclavable
- ▶ En acero inoxidable
- ▶ Cumple con la norma AFNOR NF V08-002

Disponibles para placas de varios tamaños  
Ø 55 mm, Ø 65 mm, Ø 90 mm, Ø 150 mm

### Especificaciones técnicas

PetriPile®	Ø 55	Ø 65	Ø 90	Ø 150
Dim. (a x p x a)	27,5 x 22,5 x 13 cm	30,5 x 22 x 13 cm	37,5 x 25,5 x 13 cm	38 x 35,5 x 13 cm
Núm de placas	36	36	36	16
Diámetro	55 mm	65 mm	90 mm	150 mm
Referencia	241 055	241 065	241 090	241 150

# FlexiPump®

Ahora la dispensación es sencilla

**NUEVO**

## Diseñado para microbiólogos

- Elija entre tres modos de dispensación
  - Continuo
  - Dosis: volumen predeterminado
  - Multidosis: volumen predeterminado, con una pausa ajustable entre cada dosis
- 32 programas modificables
- Botón giratorio para una navegación sencilla

## Calibración sencilla

- Instrucciones paso a paso en la pantalla

## Control de flujo preciso

- Hasta el 1 % de precisión
- Dispensación de líquido desde 50 µL hasta 99 L
- Tubos sin riesgos de contaminación

## Sin mantenimiento

- Cubierta superior de policarbonato de alta resistencia y carcasa duradera de acero inoxidable
- Cabezales de bomba Watson Marlow® de alta calidad

## Dispensación práctica

- Control de la dispensación mejorado con la pistola y brazo de dispensación
- Dispensación seriada de:



### Medios de cultivo

Ej.: 9 mL en tubo de ensayo



### Agar

Ej.: 18 mL en placa de Petri



### Todo tipo de diluyente

Ej.: 90 mL o 225 mL en botella o bolsa de homogeneización



# FlexiPump® Bombas peristálticas

ISO  
7218

ISO  
6887-1

FlexiPump® es una gama de bombas peristálticas para la preparación de los medios de cultivo. Permiten la dispensación seriada de los medios de cultivo, agar o cualquier otro tipo de diluyente desde 50 µL hasta 99 L.

**NUEVO**




**NUEVO**



Demo video  
[www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

Trazabilidad:

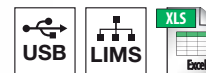

## FlexiPump®

- Cabezal de bomba sencillo con 3 rodillos
- Entregado con un conjunto de dispensación (diámetro interno 3,2 mm)
- Caudal hasta 1,25 L/min.
- Volumen de dispensación: desde 50 µL hasta 99 L

## FlexiPump® Pro

- Doble cabezal de bomba con 6 rodillos: x2 precisión x2 velocidad de flujo
- Se entrega con 2 conjuntos de dispensación (diámetro interno 3,2 mm y 6,4 mm)
- Caudal hasta 2,5 L/min
- Volumen de dispensación: desde 50 µL hasta 99 L
- Trazabilidad: USB, conector RS 232

Entregado con: 1 o 2\* cabezales de bomba peristáltica Watson Marlow™, un conjunto de dispensación de diámetro interno 3,2 mm (boquilla + tapón para botella GL 45 + filtro + tubos + peso para el tubo), un conjunto de dispensación de diámetro interno 6,4 mm\*, manual de usuario, cable de alimentación, cable USB, envases estériles gratis de bolsas. (\*solamente con FlexiPump® Pro)

### Aplicaciones típicas

- Llenar tubos de 9 mL para diluciones
- Llenar placas de Petri de 18 mL
- Dispensación en bolsas de homogeneización de 90 mL y 225 mL

### Ventajas

- ▶ Control de flujo preciso: hasta el 1% de precisión
- ▶ Calibración sencilla
- ▶ Exento de contaminación: conjunto de dispensación autoclavable

### Especificaciones técnicas

	FlexiPump®	FlexiPump® Pro
Vol. dispensado	desde 50 µL hasta 99 L	
Alimentación	100-240 V~ - 50-60 Hz	
Dim. (a x p x a)	17 x 28 x 21 cm	17 x 34 x 21 cm
Peso	5,3 kg	5,6 kg
Referencia	561 000	562 000

### Opciones



Pistola de dispensación  
ref. 561 001



Brazo ajustable  
ref. 561 002



Pedal  
ref. 507 008



Impresora  
(conector RS 232)  
ref. 521 000



Soporte independiente para bolsas  
ref. 513 015

# easySpiral® Sembradores automáticos Spiral®


ISO  
7218AFNOR  
V08-100

El método easySpiral® permite conseguir en una sola vez y en una única placa de Petri todas las diluciones con una concentración decreciente en solamente 25 segundos sin ninguna dilución preliminar de la suspensión madre.

 **Demo video**  
[www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)



Trazabilidad:

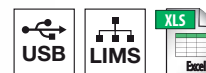

## easySpiral®

- Controlado por microprocesador
- Modo de siembra: círculo y exponencial
- Diámetro de la placa de Petri: 90 mm
- Volumen sembrado: 50 o 100 µL
- Detección en CFU/mL: desde 300 hasta  $1,3 \times 10^5$  CFU/mL

## easySpiral® Pro

- Controlado por microprocesador
- Modo de siembra: círculo, exponencial y uniforme
- Diámetro de la placa de Petri: 90 o 150 mm
- Volúmenes sembrados: 50, 100 o 200 µL
- Detección en CFU/mL: desde 30 hasta  $1 \times 10^7$  CFU/mL
- Volúmenes programables via USB: desde 10 hasta 1000 µL
- Trazabilidad : Exportación Excel™, etiquetas Data Matrix

Entregado con: 1000 vasos estériles, un tinte azul para la prueba, un detergente líquido, 3 juegos de conectores para botella GL 45 autoclavables, reja espiral de 90 mm para el recuento, reja espiral de 150 mm para el recuento, soporte para la prueba, cable de alimentación, manual del usuario, soporte para placas de Petri de 150 mm\*, software con Cd-rom\*, cable USB\*. (\*solamente con easySpiral® Pro)

### Especificaciones técnicas

	easySpiral®	easySpiral® Pro
Alimentación	100-240V~ 50-60Hz	100-240V~ 50-60Hz
Dim. (a x p x a)	38 x 42 x 29 cm	38 x 42 x 29 cm
Peso	15,6 kg	15,6 kg
Referencia	412 000	413 000

### Opciones



Cabina de flujo laminar  
ref. 413 001



Vasos estériles  
DB50 (5 mL)  
ref. 415 100



2 L Botella  
ref. 413 002



Lector de códigos  
de barras  
ref. 522 000

## Principio del método Spiral®:

Un volumen fijo de la muestra se reparte siguiendo la forma de una espiral logarítmica, con un volumen decreciente en la placa de Petri.

Según el parámetro escogido, la siembra corresponde a 3 o 4 diluciones en comparación con el método tradicional. Después de la incubación, la superficie sembrada se divide en sectores cuya zona y cuyo volumen de la muestra se conocen con precisión.

Al contar el número de colonias en cada zona, la concentración se puede calcular instantáneamente con una reja, un Scan® 100 o un contador automático de colonias interscience Scan®.

## Aplicaciones

- Análisis microbiológicos
- Controles agroalimentarios, cinéticos en bactericidia, CIM de los antibióticos, cosméticos (challenge test), farmacéuticos

## Ventajas

- ▶ Sensibilidad desde 30 hasta 10 millones CFU/mL
- ▶ 25 segundos para un ciclo completo
- ▶ Sistema de desinfección patentado
- ▶ Volúmenes programables por USB
- ▶ Ahorros de consumibles hasta del 75 %



# Spiral<sup>®</sup> ¿Por qué elegir el método Spiral<sup>®</sup>?


ISO  
7218

AFNOR  
V08-100

Aumente la capacidad de su laboratorio con el método Spiral<sup>®</sup>. Permite la siembra estandarizada con una sensibilidad desde 30 hasta 10 millones CFU/mL sin ninguna dilución preliminar en una única placa de Petri.

## — Método de siembra manual

El método de siembra manual requiere acciones repetitivas: por lo menos **4 diluciones sucesivas y 4 siembras** son necesarias para obtener una placa de Petri con lectura fácil.

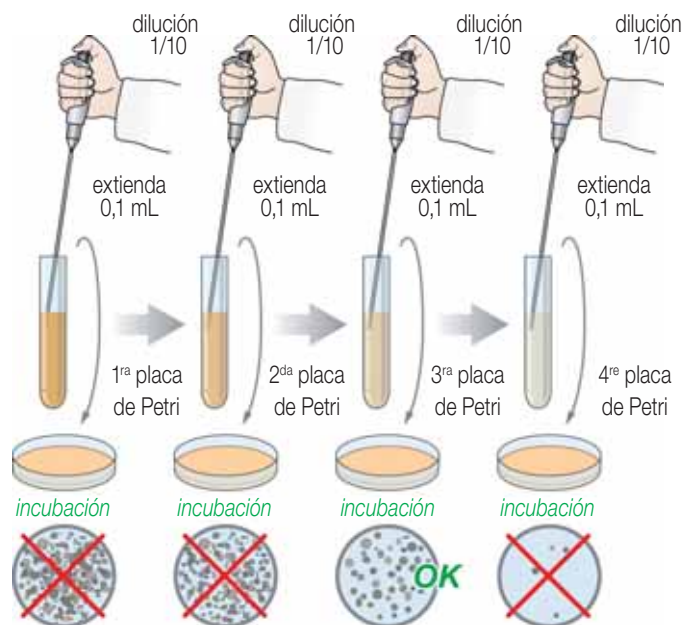

## + Método Spiral<sup>®</sup> automático


¡Siembra de manera automática su muestra en solamente **1 placa de Petri!**



¡Todas las diluciones en 1 placa de Petri!

- ¡Desde 30 hasta 10 millones CFU/mL en 1 placa de Petri!
- Menos consumibles: ahorros hasta del 75%
- Ciclo completo de siembra en 25 segundos

# easySpiral Dilute® ¡Una revolución en las diluciones seriadas!

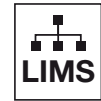

## NUEVO

### Compacto

- 38 cm de anchura, se puede utilizar dentro y fuera de un flujo laminar
- En acero inoxidable

### Jeringa de alta precisión

- Precisión típica del 0,5%
- No más calibración de pipeta

### Desinfección automática

- Gracias a la tecnología Overflow (sistema de limpieza)
- No hay contaminación cruzada

**PATENTADO**

### Autonomía larga duración

- Botellas (diluyente y desinfectante) y conectores completamente autoclavables

### Automatización de alta velocidad

- Brazo giratorio rápido
- Desinfección, 5 diluciones y 1 siembra en 133 seg.

**PATENTADO**

### Dilución seriada sencilla

- No más preparación de tubos de 9 mL
- Elija su factor de dilución
- Haga diluciones de  $10^{-5}$  o más automáticamente

**PATENTADO**

### Siembra con una tecla

- Elija entre 4 modos de siembra automática
- Siembra sobre placas de Petri de 55, 90 y 150 mm



# easySpiral Dilute® Diluidor & sembrador automático

ISO  
7218

AFNOR  
V08-100

easySpiral Dilute® es un equipo que permite realizar diluciones seriadas y siembras automáticamente. Permite hacer diluciones seriadas de  $10^{-5}$  y una siembra automática en 1 placa de Petri con una sensibilidad de 30 hasta  $10^{12}$  CFU/mL.

## Puntos clave


- Controlado por microprocesador
- Diámetro de la placa de Petri: 55 mm, 90 mm y 150 mm
- Capacidad de la jeringa: 1000 µL
- Volumen de deposición programable (con USB) : desde 10 µL hasta 1000 µL
- Volúmenes de deposición preprogramados: 50 µL, 100 µL y 200 µL
- Modo de siembra: exponencial, uniforme, círculo y en masa
- 1 Desinfección + 5 diluciones + 1 siembra  $10^{-5}$ : 2 min. 13 seg.
- 1 Desinfección + 5 diluciones + siembra de 6 placas: 4 min. 4 seg.
- Tiempo y volumen para llenar los vasitos programable por USB
- Mezcla de la muestra antes de la dilución/siembra
- Trazabilidad : Exportación Excel™, etiquetas Data Matrix
- Modo círculo patentado:
  - 3 diluciones sobre una placa de Petri de 90 mm
  - 6 diluciones sobre una placa de Petri de 150 mm
- Desinfección automática con tecnología Overflow, presión de 8 bar (Patentado)
- Programa de limpieza mensual
- Capacidad de siembras sucesivas con la misma muestra:
  - 20 placas de Petri (50 µL)



**NUEVO**

[Demo video  
www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

Trazabilidad:

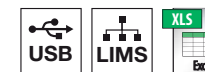

## Aplicaciones

- Análisis microbiológicos
- Diluciones seriadas y siembra automáticas

## Ventajas

- ▶ Un solo botón para diluciones seriadas y siembra de rutina
- ▶ Haga tantas diluciones como quiera
- ▶ Rápido: desinfección, 5 diluciones y 1 siembra en 133 seg.
- ▶ Una reducción en el 50% de consumibles y tiempo

Entregado con: 1000 vasos estériles, un tinte azul para la prueba, un detergente líquido, 3 juegos de conectores autoclaves, rejillas espiral para el recuento: 90 mm y 150 mm, reja de recuento modo círculo: 90 mm y 150 mm, soporte para placas de Petri de 55 mm, soporte para placas de Petri de 90 mm, soporte para placas de Petri de 150 mm, software de monitoreo con Cd-rom, cable USB, cable de alimentación, manual de usuario.

## Especificaciones técnicas

	easySpiral Dilute®
Alimentación	100-240V~ 50-60Hz
Dim. (a x p x a)	39 x 42 x 29 cm
Peso	15,6 kg
Referencia	414 000

## Opciones



Cabina de flujo laminar  
ref. 413 001



Vasos estériles  
DB50 (5 mL)  
ref. 415 100



2 L Botella  
ref. 413 002




Lector de códigos  
de barras  
ref. 522 000

# easySpiral Dilute® ¿Cómo funciona?


ISO  
7218AFNOR  
V08-100

easySpiral Dilute® hace diluciones seriadas y siembras automáticas en solamente 133 segundos para 1 desinfección, 5 diluciones y 1 siembra.

## 1. Ciclo de dilución

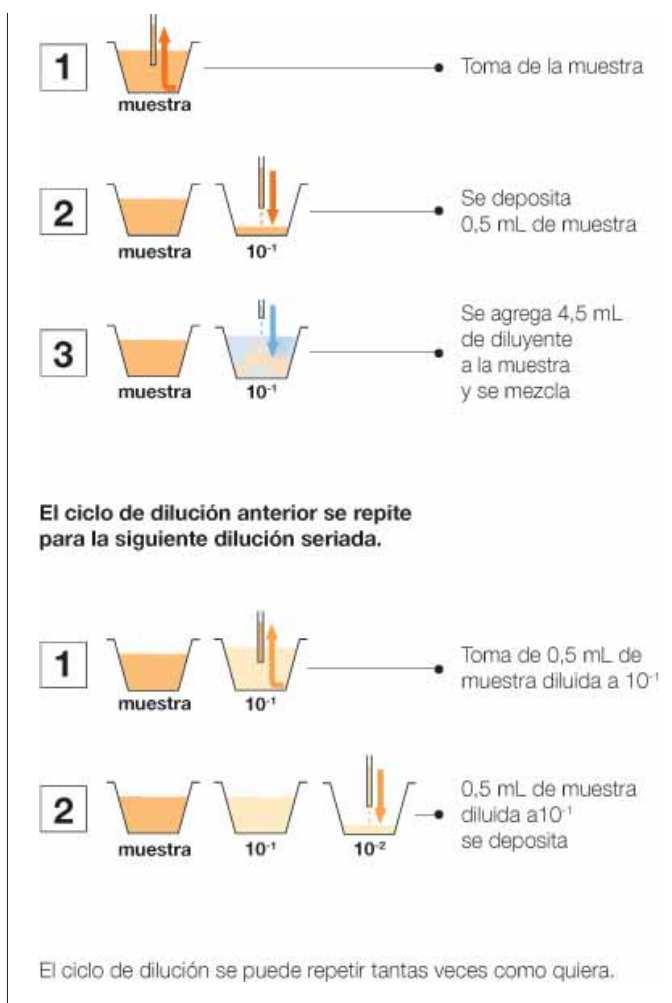

## 2. Ciclo de siembra

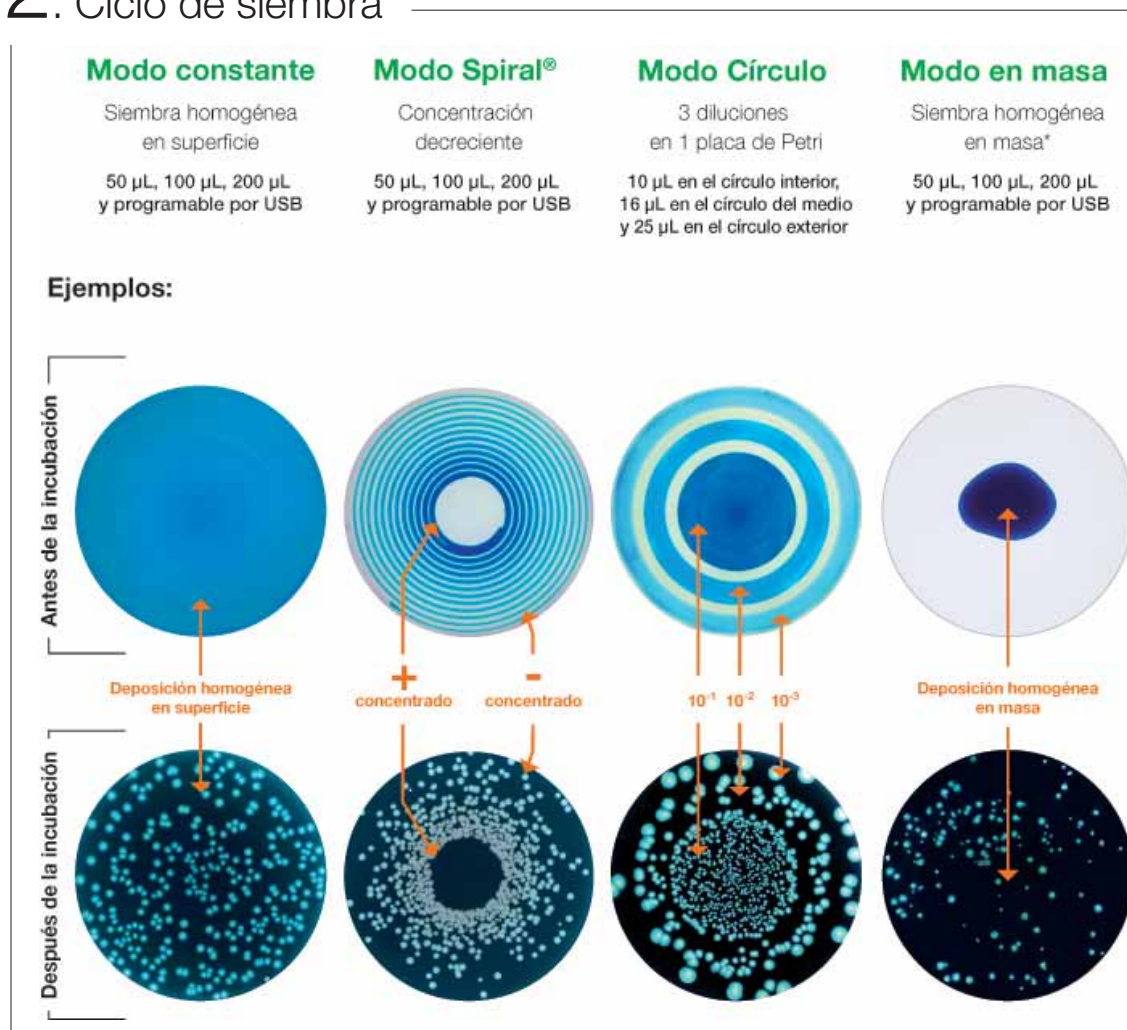

\* Con el modo siembra en masa, el easySpiral Dilute® deja una gota en el fondo de una placa de Petri virgen. El usuario tiene que añadir luego el agar a sobrefusión.

# Spiral® System: 35 años de experiencia

«Una solución para ahorrar tiempo para el trabajo creativo»

Dr. Ed Campbell, inventor del método Spiral®



François Jalenques y Dr. Ed Campbell

El sistema permite la determinación desde 30 hasta 10 Mío. CFU/mL, sin necesidad de dilución en 1 placa de Petri.

easySpiral® ofrece grandes ventajas:

- Sin riesgo de contaminación cruzada
- Operaciones estandarizadas
- Resultados fiables, precisos y rápidos
- Reducción en el 75% del tiempo, etapas y consumibles.

## Norma AFNOR V08-100

La automatización con el **Spiral®** se ha convertido en un método de referencia según la norma AFNOR<sup>2</sup> (V08-100 y 7218) en aplicaciones como microbiología de alimentos, en el ámbito de medicina, bacteriología, ingredientes de alimentos y cosméticos.

## Una revolución en las diluciones seriadas

Apareció en el 2012 el easySpiral Dilute® el primer diluidor y sembrador automático con trazabilidad: único a nivel mundial permite realizar , 1 desinfección, 5 diluciones seriadas y 1 siembra en 133 segundos!

<sup>1</sup> Food and Drug Administration, USA

<sup>2</sup> French Association of Certification

## Siembra automática

El método **Spiral®** fue diseñado en 1973 por el Dr. Ed. Campbell, investigador de la FDA<sup>1</sup>, en los EE.UU, para automatizar el trabajo rutinario de la enumeración de bacterias.

Con François Jalenques, amigo y fundador de **interscience**, ellos crearon juntos una versión patentada en 1992.



1979  
Spiral® DS



1996  
Spiral® DS+



2010  
easySpiral®



2012  
easySpiral Dilute®

# Scan® 100 Contador de colonias manual



Scan® 100 es un contador de colonias manual económico, cómodo y preciso. Gracias a una superficie táctil y una iluminación estudiada por LED (tecnología DarkField), el recuento de sus colonias es muy fácil con cualquier lápiz de su elección. Una señal sonora indica el recuento de cada colonia. El puerto USB integrado permite la exportación de los resultados para garantizar la trazabilidad.

## Puntos clave

- Superficie táctil con sensibilidad ajustable
- Para todas las placas de Petri: Ø 55, 65, 90, 150 mm, PetriFilm™, Compact Dry™,...
- Pantalla digital multifunción
- Recuento: desde 0 hasta 1999 CFU
- Puerto USB integrado permite exportar los resultados hacia el software deseado (PC/Mac)
- Tecnología Dark Field: sistema único de iluminación con LED para una visión contrastada de las colonias
- Indicativo de sonido: 4 niveles
- LED blancas de larga duración
- Se adapta a cualquier bolígrafo
- Almacenamiento integrado




[Demo video www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

### Comparación entre una iluminación estándar y la iluminación con Scan® 100

#### Iluminación estándar con neón:

Las colonias son difíciles de contar porque el agar y las colonias se vuelven amarillos y como resultado el contraste es imperfecto.

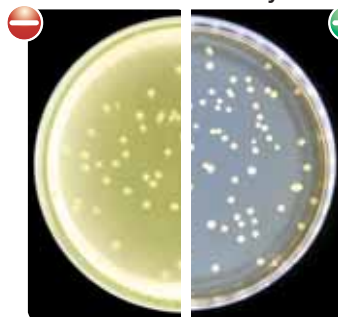

#### Tecnología Dark Field:

Las colonias son fáciles de contar gracias al campo oscuro creado: las colonias son perfectamente iluminadas sobre un fondo oscuro.

Entregado con: manual del usuario, placa con fondo blanco, adaptador para placas de 90 mm, cable USB, cable de alimentación.

### Especificaciones técnicas

	Scan® 100
Alimentación	100-240V~ 50-60Hz
Dim. (a x p x a)	25 x 30 x 18 cm
Peso	4,5 kg
Referencia	435 000

### Opciones



De alta tecnología:



Trazabilidad:



### Ventajas

- ▶ De acero inoxidable
- ▶ Iluminación con sensibilidad ajustable
- ▶ Iluminación Dark Field con LEDs
- ▶ Descansa muñeca ergonómico
- ▶ Exportación sencilla de datos con USB

# Scan<sup>®</sup> 300 Contador automático de colonias «Esencial»



Scan<sup>®</sup> 300 es un contador automático de colonias con las características esenciales para iniciar el recuento de colonias automático y está diseñado específicamente para los análisis de rutina de los alimentos (PCA, VRBG, MRS...).

## Puntos clave

- CCD color cámara, zoom x7
- Sistema de iluminación: 6 combinaciones, luz superior y/o fondo, fondo blanco o negro
- Ajuste automático del contraste y luminosidad
- Tamaño mínimo de la colonia: 0,1 mm
- Separación automática de las colonias confluentes
- Creación de zonas de exclusión poligonales
- Larga vida LED blancas
- Exportación de datos hacia Excel<sup>™</sup>, PDF
- Software en francés, inglés, japonés, chino, ruso, español



Demo video  
[www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

Tamaño mínimo de las colonias: 0.1 mm

### Cuenta sobre



De alta tecnología:



Trazabilidad:



Entregado con: Scan<sup>®</sup> software CD-ROM, manual del usuario, Firewire: PCI, PCMCIA, Expresscard, 6/4 pins.

### Especificaciones técnicas

Scan <sup>®</sup> 300	
Resolución	640 x 480 píxeles
Alimentación	100-240 V - 50-60Hz
Dim. (a x p x a)	28 x 27 x 29 cm
Peso	7,0 kg
Referencia	436 300

### Opciones



Lector de códigos de barras  
ref. 522 000



Adaptador para placas de 55 mm  
ref. 436 005

### Ventajas

- ▶ Resultados inmediatos
- ▶ Trazabilidad: salvaguarda automática de imágenes y resultados
- ▶ Conexión LIMS y lector de códigos de barras
- ▶ Exportación de datos hacia Excel<sup>™</sup>
- ▶ Tamaño mínimo de las colonias detectadas: 0,1 mm

# Scan® 500 Contador automático de colonias «Eficaz»



Scan® 500 es un contador automático de colonias que ofrece resultados rápidos, y trazables. Utilizado a nivel internacional para microbiología de los alimentos, cuenta colonias y exporta todos los datos hacia Excel™. Equipado con una cámara digital y un software potente y manejable, se conecta a un PC con una conexión Firewire.

## Puntos clave

- Cámara color CMOS, zoom x7
- Sistema de iluminación: 6 combinaciones, luz superior y/o fondo, fondo blanco o negro
- Optimización automática del contraste, luminosidad y sensibilidad
- Tamaño mínimo de las colonias: 0,1 mm
- Separación automática de colonias confluentes
- Creación de zonas de exclusión poligonales
- Iluminación con larga vida LED blancas
- Exportación de los datos hacia Excel™, PDF
- Software en francés, inglés, japonés, chino, ruso, español
- **Detección de color: hasta 7 colores en la misma placa**
- **Se adapta a cualquier tipo de agar**



[www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

Tamaño mínimo de las colonias: 0.1 mm



Entregado con: Scan® software CD-ROM, manual de usuario, firewire adaptador: PCI, PCMCIA, Expresscard, 6/4 pins

### Especificaciones técnicas

	Scan® 500
Resolución	640 x 480 píxeles
Alimentación	100-240 V - 50-60Hz
Dim. (a x p x a)	28 x 27 x 29 cm
Peso	7,0 kg
Referencia	436 000

### Opciones



Lector de códigos de barras ref. 522 000



Adaptador para placas de 55 mm ref. 436 005

### Ventajas

- ▶ Resultados inmediatos
- ▶ Trazabilidad: salvaguarda automática de imágenes y resultados
- ▶ Conexión LIMS y lector de códigos de barras
- ▶ Exportación de datos hacia Excel™
- ▶ Tamaño mínimo de las colonias detectadas: 0,1 mm



# Scan<sup>®</sup> 1200 Contador automático de colonias «Alta Resolución»

ISO  
7218


GARANTÍA  
**3**  
AÑOS

Scan<sup>®</sup> 1200 es un contador automático de colonias de alta resolución que ofrece además de la selección por colores un recuento bacteriano de todo tipo de placas. Permite una excelente reproducibilidad y la salvaguarda automática de las imágenes y de los resultados.

## Puntos clave

- 6 combinaciones de iluminación: luz superior y/o fondo, fondo blanco o negro
- Detección de color: hasta 7 colores en el mismo plato
- Ajuste automático del contraste y luminosidad
- Tamaño mínimo de las colonias: 0,05 mm
- Separación automática de colonias confluentes
- Creación de zonas de exclusión poligonales
- Iluminación con larga vida LED blancas
- Exportación de los datos hacia Excel<sup>™</sup>, PDF
- Software en francés, inglés, japonés, chino, ruso, español
- **Cámara CCD Color HD, zoom x28**
- **Se adapta a cualquier tipo de agar**
- **Color del fondo motorizado**
- **Iluminación controlada por el software**

 **Demo video**  
[www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

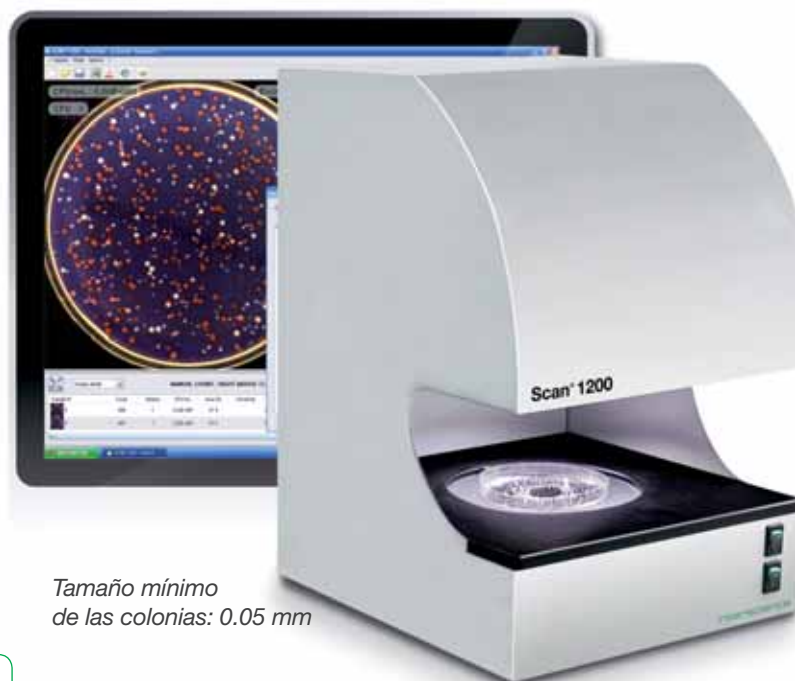

Tamaño mínimo  
de las colonias: 0.05 mm



De alta tecnología:



Trazabilidad:



Se entrega con: Scan<sup>™</sup> software CD-ROM, FireWire (PCI, PCMCIA, Expresscard, adaptador 6/4 pins)

## Especificaciones técnicas

	Scan <sup>®</sup> 1200
Resolución	1280 x 960 píxeles
Alimentación	100-240 V - 50-60Hz
Dim. (a x p x a)	28 x 27 x 38 cm
Peso	9,1 kg
Referencia	437 000

## Opciones



## Ventajas


- ▶ Resultados inmediatos
- ▶ Trazabilidad: salvaguarda automática de imágenes y resultados
- ▶ Conexión LIMS y lector de códigos de barras
- ▶ Exportación de datos hacia Excel<sup>™</sup>
- ▶ Tamaño mínimo de las colonias detectadas: 0,05 mm

# Scan® Software para el recuento de colonias

Con el software Scan® que está entregado con los contadores automáticos de colonias, disfrute de resultados rápidos para varios medios con una trazabilidad completa.


## Resultados inmediatos

Gracias a la imagen en directo de las placas de Petri en el computador, cuente más de **1000 CFU/seg.** sobre cualquier tipo de medio. Cada colonia contada está marcada con una cruz y los resultados están registrados automáticamente.

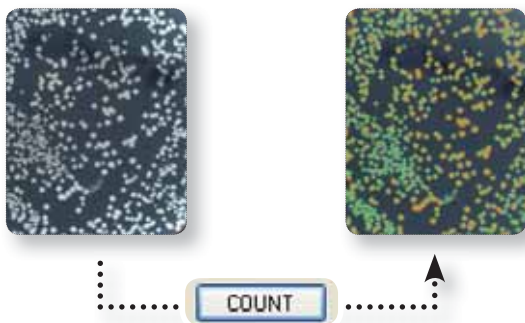


## Detección del color & Medios cromogénicos

Los Scan® 500 y Scan® 1200 pueden leer medios cromogénicos y distinguen colonias por el color: hasta **7 diferentes colores en la misma placa de Petri**. Salvalgare sus parámetros para el próximo recuento con medios cromogénicos.

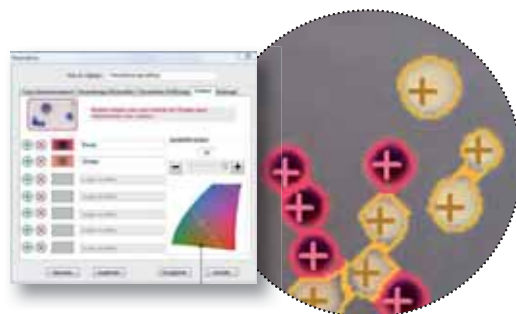

## Ningún parámetro

Seleccione sus parámetros preestablecidos para las placas de Petri:

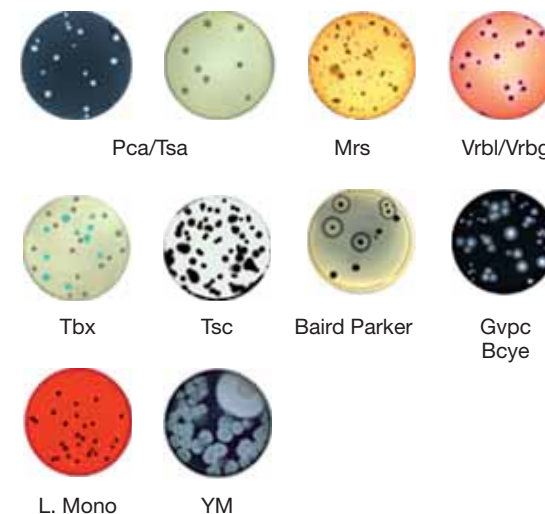

Scan® 1200 permite también contar:

- RIDA™ COUNT/Sanita-kun™: AC, CC, EC/CC, SA
- Petrifilm™: AC, ETB, CC, EC/CC, EC
- Compact Dry™: TC, CF, EC, ETB

## Zonas de inhibición

La medida de la zona de inhibición da resultados inmediatos para la prueba de la efectividad de los antibióticos mediante la medición del diámetro de su acción.

Los resultados RIS (Resistente/Intermedio/Sensible) se dan automáticamente por el color.



## Seguridad de las sesiones

Las sesiones de recuento son aseguradas gracias a un número de código para cada operador y cada recuento es inalterable. Cumple con CFR 21 part 11:

- Seguridad de los sistemas
- Control de las operaciones
- Gestión de documentos

**CFR 21**  
part 11



**BAJAR SOFTWARE SCAN®**

[www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

# Plate & Count System®

El sistema Plate & Count System® ofrece resultados rápidos, estandarizados, consistentes y trazables así como la siembra y el recuento automático de las placas.

Esto incluye:

- easySpiral®: sembradores automáticos
- Scan®: contadores automáticos de colonias

## Ventajas

### 1 Ahorros increíbles:

Hasta del 75% en tiempo, consumibles y espacio

### 2 Rápido:

Ciclo completo de la siembra en 25 segundos y recuento en 1 clic


### 3 Fiable:

El 98% de resultados son repetibles y reproducibles


### 4 Trazabilidad y reporting:

Datos registrados automáticamente: impresión, comentarios y resultados

## Método de comparación

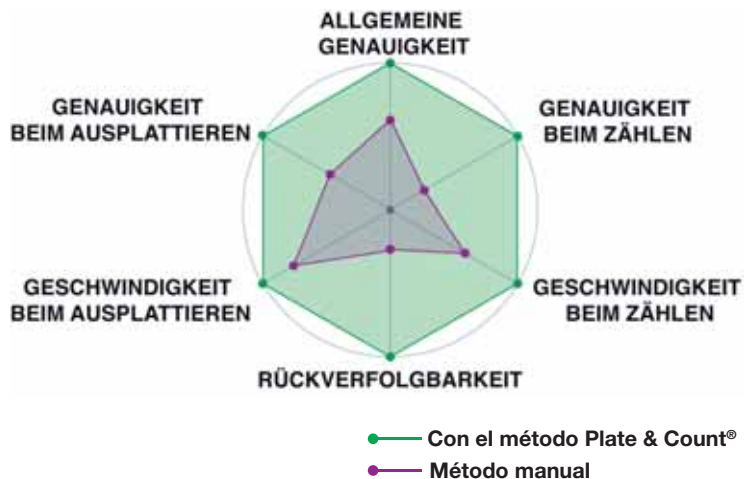

*¡Aumente la capacidad de su laboratorio!*

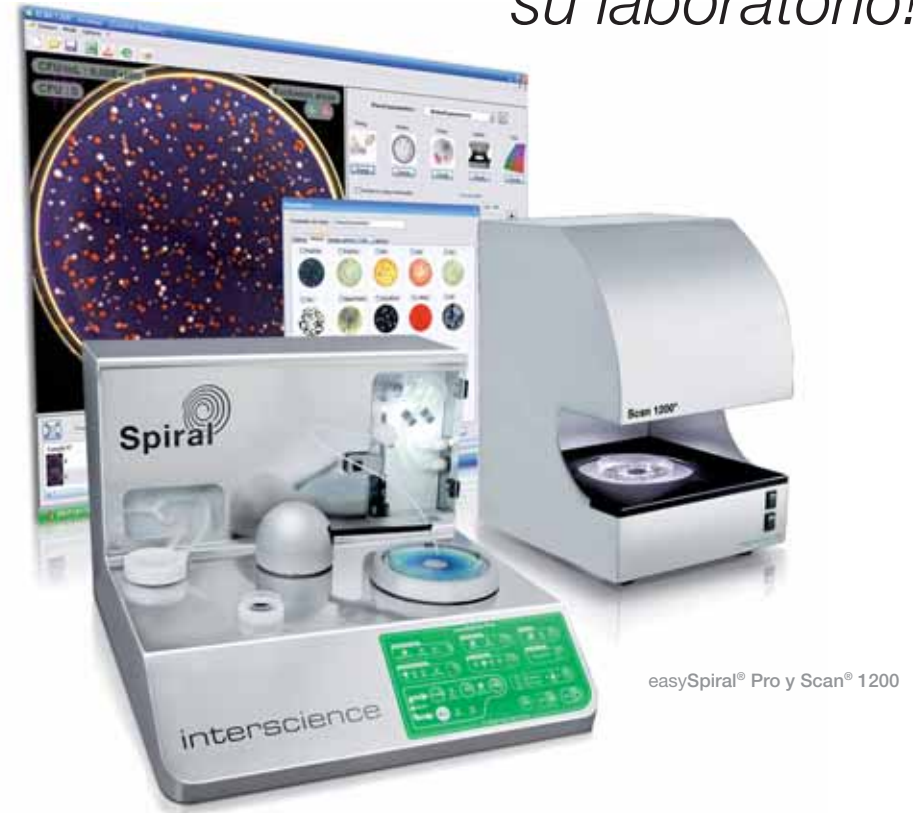

**Consumibles:**  
**¡Hasta el 75% de ahorros!**



# Clinet® Productos de desinfección

Para la limpieza y la desinfección de cualquier objeto o material.



## Clinet® 101

*Toallitas desinfectantes*

- Bactericida, fungida, virucida
- Perfecto para laboratorios, hospitales, toma de muestras, uso doméstico
- Hipoalergénico, sin aldehído y sin amonio cuaternario
- Dispensador de 120 toallitas precortadas
- Tamaño de la toallita: 13 x 20 cm



## Clinet® 202

*Toallitas desinfectantes en envase individual*

- Bactericida, fungida, virucida
- Perfecto para laboratorios, hospitales, transportes, manos, toma de muestras
- Hipoalergénico, con clorhexidina digluconato
- En envase individual, caja de 100
- Tamaño de la toallita: 26 x 18 cm



## Clinet® 303

*Frasco pulverizador bactericida y fungicida*

- Bactericida, fungida
- Perfecto para las grandes superficies, mesas de trabajo, suelos, superficies rugosas o irregulares, lugares de difícil acceso
- Preparación de glutaraldehído, glixal y dimetil-didecil amonio cloruro con base de alcohol
- Pulverización sobre la superficie para desinfectar. Sin enjuague
- Capacidad: 1 L



## Clinet® 404 SaniFood®

*Para los profesionales de la industria alimenticia*

- Bactericida, levuricida
- Para los profesionales de la industria alimenticia: desinfección sin enjuague de las superficies y materiales en contacto con alimentos
- Solución alcohólica de ácido sórbico (etanol un 45% v/v)
- Dispensador de 70 toallitas precortadas
- Tamaño de la toallita: 20 x 20 cm

### Aplicaciones

- Laboratorio: equipos de laboratorio, cristalería, encimeras, pequeños instrumentos...
- Sitios de producción de alimentos

### Ventajas

- ▶ Desinfección sin enjuague
- ▶ Todas las superficies
- ▶ Uso múltiple
- ▶ Bactericida, fungida, virucida

### Especificaciones técnicas

Clinet®	101	202	303	404 Sanifood	Anti-algae
Volumen	120 toallitas	individual	1 L	70 toallitas	1 L
Caja de	6	100	6	12	1
Referencia	310 101	310 202	310 303	310 404	310 400

### Descubra también



Clinet® Anti-Algae  
Líquido de inhibición de algas  
ref. 310 400

# Anabac® Desodorantes para autoclave

El desodorante Anabac® combate eficazmente las emanaciones de los autoclaves y las sustituye por agradables olores.



## Classic

*Perfume intenso*


Fragancia con olor a menta y eucalipto



## Poma

*Perfume suave*

Fragancia con olor a manzana

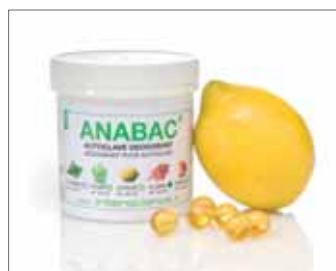

## Citrus

*Perfume tónico*

Fragancia con olor a limón



## Floral

*Perfume fresco*

Fragancia con olor a flores



## Peach

*Perfume dulce*

Fragancia con olor a melocotón

## ¡Perfume fresco en su laboratorio!



Olores malos del autoclave



Poner 1 desodorante en el agua del autoclave o en un recipiente con agua.



El aire se purifica con Anabac®

### Especificaciones técnicas

Anabac®	Classic	Poma	Citrus	Floral	Peach
Caja de	100	100	100	100	100
Referencia	320 100	320 200	320 300	320 400	320 500

### Aplicaciones

- Trabajo agradable en el laboratorio
- No deja residuos, no afecta el contenido del autoclave: totalmente seguro para el proceso del autoclave

### Ventajas

- ▶ Comodidad de trabajo
- ▶ Compatible con cualquier autoclave
- ▶ Totalmente seguro para el funcionamiento del autoclave
- ▶ Trabajo agradable en el laboratorio
- ▶ 100% biodegradable

# Especificaciones de los productos



¡Más económico por palet!



BOLSAS ESTÉRILES	Referencia	U. de ventas	Estéril por	Vol. nominal	Volumen útil	Dim. de la caja	Peso bruto
<b>BagFilter®: bolsas estériles para microbiología con filtro lateral</b>							
BagFilter® 400 P (x10)	111 410	500	10	400 mL	50 - 300 mL	35 x 22 x 15 cm	5,8 kg
BagFilter® 400 P (x25)	111 425	500	25	400 mL	50 - 300 mL	35 x 22 x 15 cm	5,0 kg
BagFilter® 400 P sin marcado	111 000	500	25	400 mL	50 - 300 mL	35 x 22 x 15 cm	5,0 kg
BagFilter® 400 S (x10)	112 410	500	10	400 mL	50 - 300 mL	35 x 22 x 15 cm	5,4 kg
BagFilter® 400 S (x25)	112 425	500	25	400 mL	50 - 300 mL	35 x 22 x 15 cm	5,0 kg
BagFilter Pull-Up® (x25)	111 625	500	25	400 mL	50 - 300 mL	34 x 22 x 12 cm	5,3 kg
BagFilter® 3500 P	113 510	100	10	3500 mL	200 - 3500 mL	41 x 33,5 x 11 cm	4,2 kg
<b>BagPage®: bolsas estériles para microbiología con filtro de superficie total</b>							
BagPage® 80	120 825	500	25	80 mL	5 - 40 mL	34 x 22 x 12 cm	2 kg
BagPage® 100	121 025	500	25	100 mL	5 - 40 mL	34 x 22 x 12 cm	2 kg
BagPage® + 400 (x10)	122 010	500	10	400 mL	50 - 300 mL	34 x 22 x 26 cm	6 kg
BagPage® + 400 (x25)	122 025	500	25	400 mL	50 - 300 mL	34 x 22 x 26 cm	5,7 kg
BagPage® + 400 sin marcado	122 000	500	25	400 mL	50 - 300 mL	34 x 22 x 26 cm	6 kg
BagPage® 400 F	122 325	500	25	400 mL	50 - 300 mL	34 x 22 x 26 cm	6 kg
BagPage® 400 R	161 025	500	25	400 mL	50 - 300 mL	34 x 22 x 26 cm	6 kg
BagPage® 400 U	122 225	500	25	400 mL	50 - 300 mL	34 x 22 x 26 cm	6 kg
BagPage® 400 XR	122 425	400	25	400 mL	50 - 300 mL	34 x 22 x 26 cm	6,5 kg
BagPage® + 3500	123 010	100	10	3500 mL	200 - 3500 mL	41 x 33,5 x 11 cm	4,2 kg
<b>BagLight®: bolsas estériles para microbiología</b>							
BagLight® 100	131 025	500	25	100 mL	5 - 50 mL	35 x 24 x 9 cm	1,7 kg
BagLight® 400 PolySilk®	132 025	1000	25	400 mL	50 - 300 mL	35 x 21 x 11 cm	8 kg
BagLight® 400 HD PolySilk®	132 325	1000	25	400 mL	50 - 300 mL	35 x 21 x 11 cm	8 kg
BagLight® 400 Multilayer®	132 225	500	25	400 mL	50 - 300 mL	35 x 21 x 11 cm	5 kg
BagLight® 400 Multilayer® U	132 125	500	25	400 mL	50 - 300 mL	35 x 21 x 11 cm	5 kg
BagLight® 3500	133 025	500	25	3500 mL	200 - 3500 mL	44,5 x 25 x 35 cm	16 kg
<b>RollBag®: bolsas estériles para tomar y homogeneizar muestras</b>							
RollBag® 450	145 010	1000	1	450 mL	5 - 50 mL	34 x 28 x 11 cm	4,5 kg
RollBag® 1300	145 040	500	1	1300 mL	50 - 300 mL	34 x 28 x 11 cm	4,2 kg

DILUIDORES GRAVIMÉTRICOS	Referencia	U. de ventas	Especificaciones	Dim. de la caja	Peso bruto
<b>BabyGravimat®: Diluidor gravimétrico y accesorios</b>					
BabyGravimat® 1 bomba	500 230	1	Diluidor gravimétrico 1 bomba	52 x 52 x 38 cm	13,2 kg
BabyGravimat® 2 bombas	502 230	1	Diluidor gravimétrico 2 bombas	52 x 52 x 38 cm	14,8 kg
Pedal	507 008	1	Para operaciones sin manos	15 x 10 x 10 cm	0,15 kg
Conjunto de distribución	513 003	1	Tubos de silicona + tubo de acero inoxidable + filtro + boquilla	39 x 27 x 15 cm	0,7 kg
Tubos de silicona	513 004	5	5 tubos de distribución	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg
Filtro de aire	513 007	5	0,2 µm PTFE filtro de aire autoclavable	26 x 21 x 11 cm	0,5 kg
Brazo de distribución ajustable	513 014	1	Para el uso con otros recipientes	34 x 22 x 12 cm	0,8 kg
Tapón de silicona	513 018	1	Tapón de silicona para botella	12 x 10 x 8 cm	0,030 kg
<b>Gravimat®: diluidor gravimétrico y accesorios</b>					
Gravimat® 1 bomba	510 230	1	Diluidor gravimétrico 1 bomba	56 x 42 x 42 cm	18,5 kg



DILUIDORES GRAVIMÉTRICOS	Referencia	U. de ventas	Especificaciones	Dim. de la caja	Peso bruto
Gravimat® 1 bomba (5 kg)	510 235	1	Diluidor gravimétrico 1 bomba con célula de carga de 5 kg	56 x 42 x 42 cm	18,5 kg
Gravimat® 1 bomba (600 g)	510 236	1	Diluidor gravimétrico 1 bomba con célula de carga de 600 g	56 x 42 x 42 cm	18,5 kg
Gravimat® 2 bombas	512 230	1	Diluidor gravimétrico 2 bombas	69 x 58 x 58 cm	25 kg
Gravimat® 2 bombas (5 kg)	512 235	1	Diluidor gravimétrico 2 bombas con célula de carga de 5 kg	69 x 58 x 58 cm	25 kg
Gravimat® 2 bombas (600 g)	512 236	1	Diluidor gravimétrico 2 bombas con célula de carga de 600 g	69 x 58 x 58 cm	25 kg
Kit Booster	511 000	1	Booster kit + conjunto de distribución «Y»	39 x 17 x 15 cm	1,1 kg
Brazo de distribución	513 002	1	Para los labores bajo campana	33 x 10 x 10 cm	0,4 kg
Conjunto de distribución para kit booster	513 006	1	Tubos de silicona + tapón GL45 + filtro + boquilla + «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,7 kg
Pequeño conjunto de distribución para kit booster	513 008	1	Pequeños tubos de silicona + tapón GL45 + filtro + boquilla + «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,7 kg
Pequeños tubos de silicona para kit booster	513 009	5	5 pequeños tubos de silicona + «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg
Tubos de silicona para kit booster	513 010	5	5 tubos de distribución + «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg
Tubos de silicona para bombas kit booster	513 019	5	5 tubos de silicona para bomba peristáltica (20 cm cada uno) + «Y»	26 x 21 x 11 cm	0,2 kg
Conjunto de distribución para Ø 4,8 mm	513 021	1	Tubos de silicona Ø 4,8 mm + tubo de acero inoxidable + filtro + boquilla	26 x 21 x 11 cm	0,8 kg
Tubos Ø 4,8 mm	513 022	5	5 tubos de distribución	39 x 27 x 15 cm	1 kg
Conjunto de 5 filtros autoclavables (0,2 µm)	513 023	5	Conjunto de 5 filtros de aire autoclavables (0,2 µm PTFE)	12 x 10 x 8 cm	0,2 kg
SopORTE para pequeñas bolsas	514 001	1	SopORTE para bolsas de 80 mL y 100 mL	39 x 21 x 15 cm	1,1 kg
BagOpen® 100	514 010	1	SopORTE para bolsa de 80 mL y 100 mL	34 x 22 x 12 cm	0,6 kg
BagOpen® 3500	514 350	1	SopORTE para bolsa de 3500 mL	46 x 41 x 16 cm	1,2 kg
Lector de códigos de barras	522 000	1	Lector de códigos de barras	39 x 27 x 15 cm	1 kg
<b>BabyGravimat® &amp; Gravimat®: accesorios</b>					
Botella	513 001	1	Botella de 5 L autoclavable	37 x 35 x 25 cm	2,5 kg
Peso de 500 g COFRAC F1	513 005	1	Peso de 500 g COFRAC F1	25 x 10 x 10 cm	0,8 kg
Conjunto de tubos de silicona para bomba	513 011	5	5 tubos de distribución para bomba peristáltica (20 cm cada uno)	26 x 21 x 11 cm	0,2 kg
Plataforma de distribución	513 012	1	Plataforma redonda de pesada para distribución	15 x 15 x 6 cm	0,4 kg
SopORTE para bolsas	513 013	1	SopORTE para bolsa de medios de cultivo	56 x 42 x 42 cm	3 kg
SopORTE independiente para bolsas	513 015	1	SopORTE para bolsa de medios de cultivo	59 x 37 x 29 cm	2,5 kg
Conjunto de distribución especial para bolsas	513 016	1	Tubos de silicona + trocar	26 x 21 x 11 cm	0,1 kg
Cabezal de bomba	513 017	1	Cabezal de bomba peristáltica (Watson Marlow®)	15 x 15 x 6 cm	0,4 kg
Trocar	513 020	1	Para conectar bolsas con el tubo del diluidor, de acero inoxidable	12 x 10 x 8 cm	0,1 kg
Conjunto de 5 boquillas de acero inoxidable	513 024	5	Conjunto de 5 boquillas de acero inoxidable	15 x 15 x 6 cm	0,2 kg
BagOpen® 400	514 040	1	SopORTE para bolsa de 400 mL	34 x 22 x 12 cm	0,6 kg
Impresora	521 000	1	Impresora + 2 rollos	37 x 35 x 25 cm	4 kg
Papel térmico adhesivo	521 012	2	Rollos de papel térmico adhesivo	20 x 10 x 10 cm	1,2 kg
Papel térmico	521 110	2	Rollos de papel térmico	25 x 10 x 10 cm	1,5 kg

HOMOGENEIZADORES	Referencia	U. de ventas	Especificaciones	Dim. de la caja	Peso bruto
<b>MiniMix® 100: 100 mL homogeneizadores</b>					
MiniMix® 100 P CC®	011 230	1	Puerta entera, tiempo ajustable, palas extraíbles Click & Clean®	48,5 x 28,5 x 30 cm	13,4 kg
MiniMix® 100 W CC®	013 230	1	Puerta de cristal, tiempo ajustable, recipiente de seguridad, palas extraíbles Click & Clean®	48,5 x 28,5 x 30 cm	13,4 kg
<b>BagMixer® 400: 400 mL homogeneizadores</b>					
BagMixer® 400 P	021 230	1	Puerta entera	48 x 33,5 x 33,5 cm	18,6 kg
BagMixer® 400 W	022 230	1	Puerta de cristal, recipiente de seguridad	48 x 33,5 x 33,5 cm	18,8 kg
BagMixer® 400 VW	023 230	1	Puerta de cristal, tiempo ajustable, palas ajustables, recipiente de seguridad	48 x 33,5 x 33,5 cm	18,4 kg
BagMixer® 400 CC®	024 230	1	Puerta de cristal, tiempo ajustable, palas ajustables, recipiente de seguridad, palas extraíbles Click & Clean®	48 x 33,5 x 33,5 cm	16,2 kg
<b>JumboMix® 3500: 3500 mL homogeneizadores</b>					
JumboMix® 3500 P	031 230	1	Puerta entera, pantalla digital, tiempo ajustable, palas ajustables	60,5 x 56,5 x 55 cm	60,2 kg

HOMOGENEIZADORES	Referencia	U. de ventas	Especificaciones	Dim. de la caja	Peso bruto
JumboMix® 3500 VW	032 230	1	Puerta de cristal, pantalla digital, tiempo ajustable, palas ajustable, recipiente de seguridad	60,5 x 56,5 x 55 cm	57,6 kg
JumboMix® 3500 WarmMix®	033 230	1	Puerta entera, pantalla digital, tiempo ajustable, palas ajustables, temperatura regulada desde 20°C hasta 50°C	60,5 x 56,5 x 55 cm	61 kg
JumboStand®	037 000	1	Carrito ergonómico para JumboMix® 3500	60 x 52 x 26 cm	16 kg



ACCESORIOS	Referencia	U. de ventas	Especificaciones	Dim. de la caja	Peso bruto
<b>BagTools®: accesorios de laboratorio</b>					
DripTray MiniMix®	016 000	1	Recipiente de seguridad para MiniMix®	17,5 x 10 x 2 cm	0,2 kg
DripTray BagMixer® 400	026 000	1	Recipiente de seguridad para BagMixer® 400	23 x 12 x 2,3 cm	330 g
DripTray JumboMix®	036 000	1	Recipiente de seguridad para JumboMix®	46 x 12,5 x 2,5 cm	0,6 kg
DripTray BagRack® 400	221 042	1	Recipiente de seguridad para BagRack® 400	36 x 22,2 x 3 cm	880 g
BagOpen® 80/100	211 010	1	Soporte para apertura de bolsas 80 mL y 100 mL	9 x 4 x 19 cm	0,2 kg
BagOpen® 400	211 040	1	Soporte para apertura de bolsas 400 mL	10 x 8 x 25 cm	0,4 kg
BagOpen® 3500	211 350	1	Soporte para apertura de bolsas 3500 mL	32 x 17 x 25 cm	1,6 kg
BagRack® 80/100	221 010	1	Gradilla para colocar 11 bolsas de 80/100 mL	28 x 15 x 16 cm	0,8 kg
BagRack® 400	221 040	1	Gradilla para colocar 10 bolsas de 400 mL	36 x 23 x 22 cm	1,4 kg
BagRack® 3500 - 4 compartimentos	221 350	1	Gradilla para colocar 4 bolsas de 3500 mL	51 x 41 x 42 cm	3,5 kg
BagRack® 3500 - 2 compartimentos	221 352	1	Gradilla para colocar 2 bolsas de 3500 mL	42 x 23 x 21 cm	1,5 kg
BagClip® 80/100	231 010	50	Cierre hermético 13 cm (para bolsas de 80 mL y 100 mL)	18 x 14 x 7 cm	0,6 kg
BagClip® 400	231 040	50	Cierre hermético 19,5 cm (para bolsas de 400 mL)	24 x 17 x 8 cm	0,7 kg
BagClip® 3500	231 350	50	Cierre hermético 39,5 cm (para bolsas de 3500 mL)	50 x 21 x 6 cm	1,4 kg
PetriPile® 55	241 055	1	Soporte para 36 placas de Petri de Ø 55 mm	29 x 23 x 15 cm	1 kg
PetriPile® 65	241 065	1	Soporte para 36 placas de Petri de Ø 65 mm	31 x 23 x 15 cm	1 kg
PetriPile® 90	241 090	1	Gradilla de acero inoxidable para 36 placas de Petri de Ø 90 mm	39 x 27 x 15 cm	1,2 kg
PetriPile® 150	241 150	1	Gradilla de acero inoxidable para 36 placas de Petri de Ø 150 mm	38 x 37 x 16 cm	1,2 kg
BagPipet®	251 091	1	Pipeta autoclavable con punta «paja» 0,1 mL/0,9 mL/1 mL con BagTips®	31 x 10 x 6 cm	0,3 kg
BagTips® Regular	252 019	1000	Puntas paja estériles por 25, de uso único (19 cm)	27 x 23 x 12 cm	1,2 kg
BagTips® Jumbo	252 024	1000	Puntas paja estériles por 25, de uso único (24 cm)	27 x 23 x 12 cm	1,5 kg
BagSeal® 400	261 000	1	Sellado térmico	34 x 29 x 27 cm	10,5 kg



BOMBAS PERISTÁLTICAS	Referencia	U. de ventas	Especificaciones	Dim. de la caja	Peso bruto
<b>FlexiPump®: Bombas peristálticas para la preparación de los medios de cultivo</b>					
FlexiPump®	561 000	1	Bomba peristáltica con un cabezal de bomba	50 x 40 x 40 cm	9 kg
FlexiPump® Pro	562 000	1	Bomba peristáltica con dos cabezales de bomba	50 x 40 x 40 cm	9,3 kg
<b>FlexiPump®: accesorios</b>					
Pedal	507 008	1	Para operaciones sin manos	15 x 10 x 10 cm	0,15 kg
Tubos de silicona para bomba Ø interno 4,8 mm	513 011	5	5 conjuntos de distribución para bomba peristáltica (20 cm cada uno) Ø interno 4,8 mm	26 x 21 x 11 cm	0,28 kg
Soporte independiente para bolsas	513 015	1	Soporte para bolsa de medios de cultivo	59 x 37 x 29 cm	2,5 kg
Cabezal de bomba	513 017	1	Cabezal de bomba peristáltica (Watson Marlow®)	15 x 15 x 6 cm	0,4 kg
Trocar	513 020	1	Para conectar bolsas con el tubo del diluidor, de acero inoxidable	12 x 10 x 8 cm	0,1 kg
Conjunto de 5 filtros autoclavables (0,2 µm)	513 023	5	Conjunto de 5 filtros de aire autoclavables (0,2 µm PTFE)	12 x 10 x 8 cm	0,2 kg
Conjunto de 5 boquillas de acero inoxidable	513 024	5	Conjunto de 5 boquillas de acero inoxidable	15 x 15 x 6 cm	0,2 kg
Impresora	521 000	1	Impresora + 2 rollos	37 x 35 x 25 cm	4 kg
Papel térmico adhesivo	521 012	2	Rollos de papel térmico adhesivo	20 x 10 x 10 cm	1,2 kg
Papel térmico	521 110	2	Rollos de papel térmico	25 x 10 x 10 cm	1,5 kg
Pistola de dispensación	561 001	1	Pistola de dispensación	15 x 15 x 5 cm	0,1 kg
Brazo ajustable	561 002	1	Para el uso con otros recipientes	34 x 22 x 12 cm	0,6 kg







BOMBAS PERISTÁLTICAS	Referencia	U. de ventas	Especificaciones	Dim. de la caja	Peso bruto
Conjunto de dispensación Ø interno 1,6 mm	561 101	1	Tubos de silicona Ø int. 1,6 mm + GL45 tapón + tubo de acero inoxidable + filtro + boquilla	39 x 27 x 15 cm	0,2 kg
Conjunto de dispensación Ø interno 3,2 mm	561 102	1	Tubos de silicona Ø int. 3,2 mm + GL45 tapón + tubo de acero inoxidable + filtro + boquilla	39 x 27 x 15 cm	0,2 kg
Conjunto de dispensación Ø interno 4,8 mm	561 103	1	Tubos de silicona Ø int. 4,8 mm + GL45 tapón + tubo de acero inoxidable + filtro + boquilla	39 x 27 x 15 cm	0,2 kg
Conjunto de dispensación Ø interno 6,4 mm	561 104	1	Tubos de silicona Ø int. 6,4 mm + GL45 tapón + tubo de acero inoxidable + filtro + boquilla	39 x 27 x 15 cm	0,2 kg
Conjunto de dispensación Ø interno 8 mm	561 105	1	Tubos de silicona Ø int. 8 mm + GL45 tapón + tubo de acero inoxidable + filtro + boquilla	39 x 27 x 15 cm	0,2 kg
Tubos de silicona Ø interno 1,6 mm	561 201	5	5 tubos de silicona Ø interno 1,6 mm con conectores de plástico	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg
Tubos de silicona Ø interno 3,2 mm	561 202	5	5 tubos de silicona Ø interno 3,2 mm con conectores de plástico	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg
Tubos de silicona Ø interno 4,8 mm	561 203	5	5 tubos de silicona Ø interno 4,8 mm con conectores de plástico	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg
Tubos de silicona Ø interno 6,4 mm	561 204	5	5 tubos de silicona Ø interno 6,4 mm con conectores de plástico	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg
Tubos de silicona Ø interno 8 mm	561 205	5	5 tubos de silicona Ø interno 8 mm con conectores de plástico	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg
Tubos de silicona para bomba Ø interno 1,6 mm	561 301	5	5 tubos de silicona para bomba peristáltica (20 cm cada uno) Ø interno 1,6 mm	26 x 21 x 11 cm	0,2 kg
Tubos de silicona para bomba Ø interno 3,2 mm	561 302	5	5 tubos de silicona para bomba peristáltica (20 cm cada uno) Ø interno 3,2 mm	26 x 21 x 11 cm	0,2 kg
Tubos de silicona para bomba Ø interno 6,4 mm	561 304	5	5 tubos de silicona para bomba peristáltica (20 cm cada uno) Ø interno 6,4 mm	26 x 21 x 11 cm	0,2 kg
Tubos de silicona para bomba Ø interno 8 mm	561 305	5	5 tubos de silicona para bomba peristáltica (20 cm cada uno) Ø interno 8 mm	26 x 21 x 11 cm	0,2 kg
Conjunto de dispensación + «Y» Ø interno 1,6 mm	562 101	1	Tubos de silicona Ø 1,6 mm + GL45 tapón + tubo de acero inoxidable + filtro + boquilla + «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,2 kg
Conjunto de dispensación + «Y» Ø interno 3,2 mm	562 102	1	Tubos de silicona Ø 3,2 mm + GL45 tapón + tubo de acero inoxidable + filtro + boquilla + «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,2 kg
Conjunto de dispensación + «Y» Ø interno 4,8 mm	562 103	1	Tubos de silicona Ø 4,8 mm + GL45 tapón + tubo de acero inoxidable + filtro + boquilla + «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,2 kg
Conjunto de dispensación + «Y» Ø interno 6,4 mm	562 104	1	Tubos de silicona Ø 6,4 mm + GL45 tapón + tubo de acero inoxidable + filtro + boquilla + «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,2 kg
Conjunto de dispensación + «Y» Ø interno 8 mm	562 105	1	Tubos de silicona Ø 8 mm + GL45 tapón + tubo de acero inoxidable + filtro + aguja + «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,2 kg
Tubos de silicona + «Y» Ø interno 1,6 mm	562 201	5	5 tubos de silicona Ø interno 1,6 mm con conectores de plástico «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg
Tubos de silicona + «Y» Ø interno 3,2 mm	562 202	5	5 tubos de silicona Ø interno 3,2 mm con conectores de plástico «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg
Tubos de silicona + «Y» Ø interno 4,8 mm	562 203	5	5 tubos de silicona Ø interno 4,8 mm con conectores de plástico «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg
Tubos de silicona + «Y» Ø interno 6,4 mm	562 204	5	5 tubos de silicona Ø interno 6,4 mm con conectores de plástico «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg
Tubos de silicona + «Y» Ø interno 8 mm	562 205	5	5 tubos de silicona Ø interno 8 mm con conectores de plástico «Y»	39 x 27 x 15 cm	0,9 kg

SEMBRADORES AUTOMÁTICOS	Referencia	U. de ventas	Especificaciones	Dim. de la caja	Peso bruto
<b>Spiral® System: diluidores/sembradores automáticos easySpiral®</b>					
easySpiral®	412 000	1	Sembrador automático Spiral®	60 x 50 x 55 cm	25 kg
easySpiral® Pro	413 000	1	Sembrador automático Spiral® con puerto USB	60 x 50 x 55 cm	25 kg
easySpiral Dilute®	414 000	1	Diluidor y sembrador automático Spiral® con puerto USB	60 x 50 x 55 cm	25 kg
<b>Spiral® System: accesorios</b>					
Cabina de flujo laminar	413 001	1	Para el trabajo de flujo laminar exterior	59 x 37 x 29 cm	3 kg
2 L botella	413 002	1	Botella de vidrio 2 L GL45	37 x 37 x 37 cm	5 kg
Conectores para botellas GL 45	413 003	1	Conectores autoclavables para botellas GL 45	12 x 10 x 8 cm	0,2 kg
Jeringa	413 004	1	Jeringa (capacidad 1000 µL)	25 x 10 x 10 cm	0,2 kg
Micro bomba	413 005	1	Micro bomba interna	12 x 10 x 8 cm	0,3 kg
Kit de tubos de silicona	413 006	1	Tubo de silicona con filtro para bombas de limpieza	12 x 10 x 8 cm	0,2 kg
Kit de mantenimiento	413 007	1	1 capilar, 1 jeringa, 1 kit de tubos de silicona, 1 tubo de grasa	25 x 20 x 10 cm	2 kg
Estilete	414 001	1	Estilete 1 mL	25 x 10 x 10 cm	0,5 kg
Reja espiral de 90 mm	413 014	1	Reja de recuento para placas de Petri Ø 90 mm	25 x 10 x 10 cm	0,3 kg
Reja espiral de 150 mm	413 015	1	Reja de recuento para placas de Petri Ø 150 mm	25 x 20 x 10 cm	0,3 kg
Soporte Eppendorf™ 0,5 mL	413 016	1	Soporte para Eppendorf™ extracción de muestra 0,5 mL	12 x 10 x 8 cm	0,2 kg
Soporte Eppendorf™ 1,5 mL y 2 mL	413 017	1	Soporte para Eppendorf™ extracción de muestra 1,5 mL y 2 mL	12 x 10 x 8 cm	0,2 kg
Soporte Dilucup™	413 018	1	Soporte para Dilucup™ extracción de muestra	12 x 10 x 8 cm	0,2 kg
Adaptador para placas 90/150 mm	413 019	1	Soporte mutiadaptable para placas 90/150 mm	25 x 10 x 10 cm	0,3 kg
Adaptador para placas 55/65 mm	413 020	1	Soporte mutiadaptable para placas 55/65 mm	25 x 10 x 10 cm	0,3 kg



SEMBRADORES AUTOMÁTICOS	Referencia	U. de ventas	Especificaciones	Dim. de la caja	Peso bruto
Reja de recuento modo círculo Ø 90 mm	413 026	1	Reja de recuento modo círculo para placas de Petri de Ø 90 mm	25 x 20 x 10 cm	0,3 kg
Reja de recuento modo círculo Ø 150 mm	413 026	1	Reja de recuento modo círculo para placas de Petri de Ø 150 mm	25 x 20 x 10 cm	0,3 kg
Vasos estériles DB50	415 100	1 000	Vasos estériles para sembrador Spiral® (5 mL)	34 x 22 x 12 cm	1,5 kg
DET 500 detergente	415 510	1	DET 500 detergente (125 mL)	12 x 10 x 8 cm	0,2 kg
Tinte azul	415 530	1	Tinte azul para la prueba (125 mL)	12 x 10 x 8 cm	0,2 kg
Conjunto de 5 filtros autoclavables (0,2 µm)	513 023	5	Conjunto de 5 filtros de aire autoclavables (0,2 µm PTFE)	12 x 10 x 8 cm	0,2 kg
Lector de códigos de barras	522 000	1	Lector de códigos de barras	39 x 17 x 8 cm	1 kg

CONTADORES DE COLONIAS	Referencia	U. de ventas	Especificaciones	Dim. de la caja	Peso bruto
<b>Scan®: Contadores de colonias</b>					
Scan® 100	435 000	1	Contador de colonias manual	49 x 39 x 39 cm	8 kg
Scan® 300	436 300	1	Contador de colonias automático	49 x 39 x 39 cm	10 kg
Scan® 500	436 000	1	Contador de colonias automático	49 x 39 x 39 cm	10 kg
Scan® 1200	437 000	1	Contador de colonias automático	42 x 42 x 56 cm	13 kg
<b>Scan®: accesorios</b>					
Lupa con brazo	435 001	1	Lupa + brazo flexible para Scan® 100	26 x 16,5 x 10,5 cm	0,8 kg
Adaptador multisoportes	435 002	1	Adaptador para Petrifilm™, RIDA™ Count/Sanita-kun™, Compact Dry™	16,5 x 16 x 6,5 cm	0,25 kg
Reja Spiral® DS	435 010	1	Reja de recuento para placas de Petri de Ø 90 y 150 mm	16,5 x 16 x 6,5 cm	0,13 kg
Reja Wolffhüegel	435 020	1	Reja de recuento Wolffhüegel	16,5 x 16 x 6,5 cm	0,1 kg
Reja easySpiral® 90 mm	435 030	1	Reja de recuento transparente y blanca para placas de Petri Ø 90 mm	16,5 x 16 x 6,5 cm	0,1 kg
Reja easySpiral® 150 mm	435 035	1	Reja de recuento transparente y blanca para placas de Petri Ø 150 mm	16,5 x 16 x 6,5 cm	0,1 kg
Adaptador RIDA™ Count/Sanita-kun™	436 001	1	Adaptador para RIDA COUNT™ y Sanita-kun™	25 x 15 x 10 cm	0,2 kg
Adaptador Petrifilm™	436 002	1	Adaptador para Petrifilm™	25 x 15 x 10 cm	0,2 kg
Adaptador Compact Dry™	436 004	1	Adaptador para Compact Dry™	25 x 15 x 10 cm	0,2 kg
Adaptador para placas de 55 mm	436 005	1	Adaptador para placas de Petri Ø 55 mm	25 x 15 x 10 cm	0,2 kg
Lector de códigos de barras	522 000	1	Lector de códigos de barras	39 x 17 x 8 cm	1 kg

DESINFECCIÓN	Referencia	U. de ventas	Especificaciones	Dim. de la caja	Peso bruto
<b>Clinet®: productos de limpieza y de desinfección</b>					
Clinet® 101	310 101	6	120 toallitas desinfectantes	26 x 18 x 18 cm	2 kg
Clinet® 202	310 202	100	Toallitas desinfectantes en envase individual	26 x 22 x 11 cm	1,3 kg
Clinet® 303	310 303	6	Frasco pulverizador bactericida y fungicida, 6 botellas de 1 L	28 x 19 x 28 cm	6,4 kg
Clinet® anti-algae	310 400	1	Líquido de inhibición de algas (1 L)	31 x 22 x 7 cm	1,1 kg
Clinet® 404 Sanifood®	310 404	12	70 toallitas desinfectantes contacto alimentos, 12 dispensadores de 70 toallitas	39 x 30 x 18 cm	5 kg

DESODORANTE	Referencia	U. de ventas	Especificaciones	Dim. de la caja	Peso bruto
<b>Anabac®: desodorante para autoclave</b>					
Anabac® Classic	320 100	100	Caja de 100 cápsulas (Fragancia con olor a menta y eucalipto)	12 x 10 x 8 cm	160 g
Anabac® Poma	320 200	100	Caja de 100 cápsulas (Fragancia con olor a manzana)	12 x 10 x 8 cm	160 g
Anabac® Citrus	320 300	100	Caja de 100 cápsulas (Fragancia con olor a limón)	12 x 10 x 8 cm	160 g
Anabac® Floral	320 400	100	Caja de 100 cápsulas (Fragancia con olor a flores)	12 x 10 x 8 cm	160 g
Anabac® Peach	320 500	100	Caja de 100 cápsulas (Fragancia con olor a melocotón)	12 x 10 x 8 cm	160 g

La información en este catálogo no es contractual. INTERSCIENCE se reserva el derecho de mejorar las especificaciones de los productos sin aviso. Por favor, visite [www.interscience.fr](http://www.interscience.fr) para ver las actualizaciones e información adicional. Marcas registradas: Registered trademarks: ACALCAR®, AGARTOP®, Anabac®, BagBlender Blender Bag®, BagClip®, BagControl®, BagFilter®, BagFilter PullUp®, BagFilter Universal Standard®, BAGHOLDER®, BagLight®, BagLight Universal Standard®, BagLite®, BagMixer®, BagMixer Crocodile®, BagOpen®, BagPage®, BagPage Universal Standard®, Bag Pick Up Pick Up Bag®, BagPipet®, BagPorter®, BagRack®, BagSeal®, BagSystem®, BagTips®, BagTools®, Biobox®, BioParfum®, BioWaste®, Click & Clean®, Clinet®, Clinet Pick Up®, COBAC®, ColdBox®, CoolMix®, Dilute®, Easy Cleaning System® ECS, EasyEZ Bag®, EASY EZ SPIRAL®, easySpiral®, easySpiral Pro®, easySpiral Dilute®, Ensemenœur Spiral®, FlexiPump®, Formula 1 F1®, Gravimat®, HandySoap®, HandySpray®, iBag®, iMix®, iNews®, INOXIDOL®, INTERBIO®, INTERFARM®, Interfarma®, INTERLAB®, INTERSCIENCE®, iSystem®, iTools®, JumboMix®, LedCounter®, Malaxeur MaxiMix Blender®, Malaxeur MiniMix®, MicroBio®, MicroBio Science®, Microbiology World®, MULTIBAG®, Multilayer®, PetriPile®, PickUpBag BagPickUp®, Pilo®, Plate & Count System®, Polyfill®, PolySilk®, Polysil®, Q-Tight®, RolBag®, SaniFood®, Scan®, ScanProtocol®, Sembrador Spiral®, Spiral®, Spiral Plater®, STOMAFILTER®, Système Spiral®, WarmMix®.

# Encuéntrenos:



## Nuestra calidad para su laboratorio

### Informaciones técnicas completas sobre nuestros productos:

- Las últimas noticias
- Fotos, videos de los productos
- Folletos, manuales de usuario, notas de prensa
- Software Scan® de demostración
- Solicitud de información y formulario de pedido

en [www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

### Servicio al cliente

**Hot Line:** +33 (0)1 30 56 64 01  
**Email:** [tech@interscience.fr](mailto:tech@interscience.fr)

- Asesoramiento técnico
- Puesta en marcha de operaciones
- Contratos de mantenimiento



We speak English!  
Nous parlons français !  
¡Hablamos español!  
Falamos português!  
Wir sprechen Deutsch!  
Parliamo Italiano!  
Мы говорим по-Русски!  
我们会说中文！  
日本語どうぞ！

**interscience INTERNACIONAL**

30, ch. du Bois des Arpents  
78860 Saint Nom la Bretèche  
FRANCE

Tel: +33 (0)1 34 62 62 61  
Fax: +33 (0)1 34 62 43 03

Email: [info@interscience.fr](mailto:info@interscience.fr)  
[www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

**interscience USA & CANADÁ**

199 Weymouth Street  
Rockland, MA 02370  
USA

Tel: +1 781 792 2133  
Fax: +1 781 792 2134

Email: [info@intersciencelab.com](mailto:info@intersciencelab.com)  
[www.intersciencelab.com](http://www.intersciencelab.com)

**interscience CHINA**

上海市徐汇区吴兴路277号  
锦都大厦718室

电话: +86 (0)21-64739390  
手机: +86 13040616422

邮箱: [sales.china@interscience.fr](mailto:sales.china@interscience.fr)  
[www.interscience.fr/china](http://www.interscience.fr/china)

[www.interscience.fr](http://www.interscience.fr)

*Diseñado y Fabricado en Francia*

Su distribuidor local:



Centro de Investigación y Desarrollo y Fábrica, Mourjou, FRANCIA