


Pesar la muestra



Agregar el diluyente



Homogeneizar la muestra

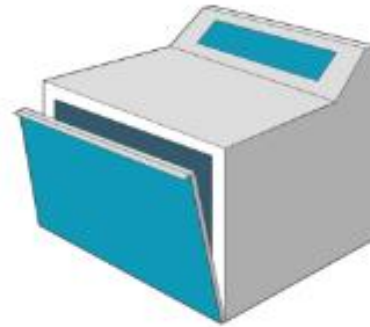

Sacar las placas




Retirar la tapa



Agregar 1 ml de muestra



Esperar a que la muestra se absorba

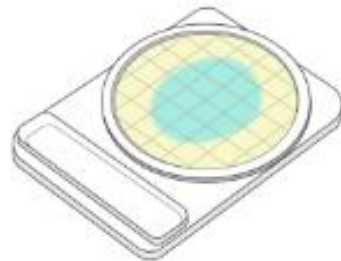

Poner la placa hacia abajo



Llevar la placa en incubación



Realizar la lectura



**Nota importante**

El diagrama de flujo aplica para muestras sólidas y líquidas, para análisis de agua se utilizará la técnica de filtración por membrana y para muestras ambientales: técnicas de hisopado o sedimentación según corresponda.